



JJ-1 精密电动搅拌器 使用说明书

1、产品简介:

精密电动搅拌器是本企业自主研制生产的产品，设有机械定时，搅拌棒选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能，操作简便，运转平稳，无级调速，小而强有力的马达能在较广的速度范围内对高粘度的液体溶液进行精密的搅拌，特别适合搅拌大体积的样品，是石油、化工、冶金、食品、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。

2、技术指标:

指标\型号	JJ-1	JJ-1	JJ-1	JJ-1
电机功率	25W	40W	60W	100W
调速范围	起动——3000r / min			
定时范围	0—120min(或常开)			
电 源	交流 220V 50Hz			

3、使用维护:

- 3—1: 正确放置装液试瓶(或其它器皿)。
- 3—2: 调整、校准搅拌棒在溶液中的工作深度，并装夹。
- 3—3: 接通外电源，合上电源开关，指示灯亮。
- 3—4: 选择定时，将定时旋钮调至“定时”或“常开”位置。
- 3—5: 调节调速旋钮，升至所需转速。
- 3—6: 工作完毕，将调速旋钮置于最小位置，定时器置“零”关电源开关，切断电源。
- 3—7: 将搅拌棒擦拭干净，其上不允许有水滴，污物残留。

4. 注意事项:

搅拌棒应使用随机附送的，凡是使用其它搅拌棒造成仪器损坏之情况，一律不享受本厂“一年免费维修”之服务承诺，本厂将酌情收费。

特殊规格要求需签订合同，价格另定。

江苏金坛市宏华仪器厂

(原新一佳仪器厂)

电话: 0519-82334281 82334280

传真: 0519-88201375