

拍击式均质器使用说明

- 1、将仪器放在平稳的工作台上，靠近电源处，插上电源，打开电源开关。
- 2、把需处理的试品放入无菌均质袋中，扳动手柄，打开安全门，将装有待处理样品的均质袋放入到安全门和拍击板之间，为防止均质袋破裂，将接水盒放置在安全门下方，设置所需参数，关闭安全门，启动机器。。
- 3、使用过程中，可以根据样品量的多少调节拍击板和安全门之间的间距。顺时针旋转间距调节手柄，拍击间距变小，逆时针旋转拍击间距变大。同时在液晶屏显示当前的拍击间距。
- 4、如果处理样品过程中均质袋破裂，需要对工作腔室进行清洁。可以将安全门向上提起，脱离下部的档杆，将安全门向上翻开，清洁完毕后将安全门复位即可。
- 5、实验完毕后，打开均质器门，取出样品。