

美国 PRO* Multi-Prep 多样品均质器

产品特点：

1. 可一次快速均质、乳化 6 个样品
2. 在数秒钟内对样品充分均质
3. LCD 液晶显示，可存储 10 个不同的程序
4. 配有 15ml 或 50ml 多联试管架
5. 探头可每分钟 60 次上下往返均质
6. 独到的探头自动啮合-脱离设计，方便拆装
7. 多探头组合在保证高效的同时又避免交叉污染
8. PC 透明消音罩，既削弱了运行时的噪音，还可以实时观察处理效果
9. 标配 12 支转子，采用 316 不锈钢和 PTFE 材质，可用多种方法灭菌，如火焰灭菌，高压蒸汽灭菌和化学清洗
10. 设计紧凑，占地面积小



详细描述：

Multi-Prep 多样品均质器，支持多个样品的快速、自动均质，一次处理多达 6 个样品。工作安静，结构紧凑，省时，处理速度均一准确。

Multi-Prep 多样品均质器提供精确的均化效果和重复性，追求对不同粘度或大小的样本的最小差异。多达 6 个样品可数秒内一次均化完毕，最多每小时可处理 300 个样本。Multi-Prep 多样品均质器可节约大量宝贵的实验时间，使得实验效率显著提高。

与传统的非自动化和标准手动均质方法相比，Multi-Prep 为不同的样品间提供了更为一致的均质效果。Multi-Prep 可存储多达 10 个不同的均质程序，足以满足不同实验室的不同实验方案需求。Multi-Prep 还提供手动模式，以满足小量样品的处理或新样品均质条件摸索。所有的样品均质都在一个透明的圆形聚碳酸酯消音罩内进行，既透明可视又起到一定的隔音效果。人性化的 LCD 显示屏和按钮设计更方便程序输入。

每台 Multi-Prep 都配备一个多联装探头架，拆装极为便捷。PRO 公司的多探头套装采用 316 不锈钢和 PTFE（聚四氟乙烯）材质，理论上可无限次洗涤并重复使用，相对于一次性的塑料探头则更为经济、实用。Multi-Prep 探头的出众设计使它能轻易对付较难处理的样品，包括坚韧的组织 and 冷冻样品。Multi-Prep 的探头适合多种方法灭菌，如火焰灭菌，高压蒸汽灭菌和化学清洗。独到的探头自动啮合-脱离设计，方便拆装。

Multi-Prep 以常用的 15 和 50ml 尖底离心管作为均质管，极限工作体积分别为 2.0ml 和 4.5ml。15ml 和 50ml 试管采用多联装试管架设计，上样非常简便。多联试管架模仿的手持均质器均化时的上下往复运动设计，每分钟 60 次往返，大大提高均化效果。

技术参数：

适用均质管：15ml 和 50ml 尖底离心管

极限工作体积：2.0ml-15ml（使用 15ml 尖底离心管时）

4.5ml-50ml（使用 50ml 尖底离心管时）

功率：805W

转速范围：2000 – 18000rpm

噪音等级：68dB

重量：19kg

外形尺寸：27 X 37 X 37cm

产品认证：CE

订货编号:

PK-02620MP-15

Multi-Prep 多样品均质器: 15ml 均质管套装, 包含: 主机, Multi-Prep 探头 12 个, 15ml 多联装试管架 1 个, 15ml 尖底离心管 12 个, 工作电压 220V

PK-02620MP-50

Multi-Prep 多样品均质器: 50ml 均质管套装, 包含: 主机, Multi-Prep 探头 12 个, 15ml 多联装试管架 1 个, 50ml 尖底离心管 12 个, 工作电压 220V

62-00150

15ml 多联装试管架

62-00500

50ml 多联装试管架

62-070MP-12

Multi-Prep 探头, 12 个/包



奥然科技 上海

地址: 上海市徐汇区漕溪路250号银海大厦A1012室
电话: 021-64516293, 64516297, 64516299

奥然科技 北京

地址: 北京市海淀区北三环西路甲30号双天大厦423室
电话: 010-68400176, 68400177

奥然科技 广州

地址: 广州市天河区五山路135号天立大厦五层T501A2室
电话: 020-85516682, 85516679