


## Leica DM4500 P LED, DM2700 P, DM750 P

开创专业偏光显微镜的新时代



### 智能化 可靠 配置灵活 色彩准确

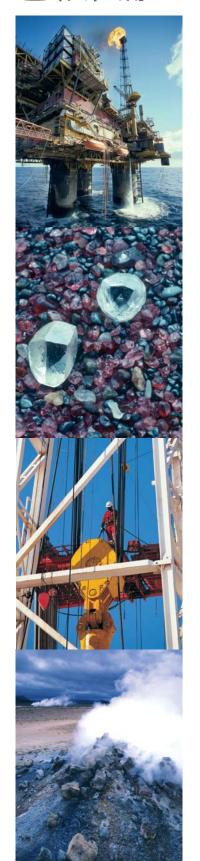

### 朴实精确

### 用于地球科学及工业的偏光显微镜

有着优秀传统的徕卡偏光显微镜系列产品 适用于:岩相学、矿相学、结构特征分析、石棉检测、 煤岩分析(镜质体反射率)以及液晶检测。 徕卡偏光显微镜系列产品在多个领域均有广泛的应用。

对于多功能的徕卡偏光显微镜系列产品,还广泛应用于工业领域,如:玻璃、塑料、聚合物、织物及纤维质量分析,亦或是半导体工业中液晶显示面板测试。徕卡偏光显微镜总是能提供给用户最精确及可靠的测试结果。

#### 对各应用领域, 徕卡推出了不同的适用产品:

- Leica DM4500 P LED 用于科研及研发;
- Leica DM2700 P 用于常规实验室测试;
- Leica DM750 P 用于教学及培训:

#### 精确的结果:

Leica 新型偏光显微镜将告诉你如何简单可靠的使用显微镜 Leica 显微镜简易的操作可以帮助您加速您的工作流程和提 高您的工作效率。

#### 产品优势特点:

- 所有的偏光显微镜均标配超高亮度 LED照明光源,无论光源 亮度如何改变,色温始终保持恒定状态;
- 可选4孔、5孔或6孔可调中物镜转盘;
- 不同的锥光配件可满足用户的多种要求;
- 可适配多种不同的专业配件,如:冷热台、光度计等;
- 改进后的图像反差,可是用户获得更多的信息;
- 锥光及0光观察简单易用;
- 人体工程学设计,降低操作者疲劳度;
- 显微镜、摄像头及软件的一体化设计使得操作更为简便, 结果更为准确;



## Leica DM4500 P LED 偏光显微镜行业中的技术先锋

#### • 设备特点

- -带位置编码的6孔物镜转盘,自动 转换标尺
- -带编码的可聚焦、可调中伯式镜
- -内置1.6倍变焦
- -自动光阑设置、光源调节
- -LED照明技术带来的恒定色温
- -聚光镜顶镜自动摆入摆出



专门为科研及研发设计:新的Leica DM4500 P LED 从未有的操作如此简单的高端显微镜



业界最高精度的: Leica DM4500 P LED的旋转载物台

#### 自动光阑设置

Leica DM4500P使用了智能化的光阑设置,自动检测出正在使用的观察方法和物镜,并有针对性地设置出最佳的光阑位置,不再需要手动调节光阑。

你可以专心的工作-Leica DM4500P会帮你自动调整。

#### 自动光源调整


根据物镜自动调整光强度,转换物镜时图像亮度始终如一。 你也可以手动调节光强度。

#### 恒定色温

Leica DM4500 P LED透射光路及反射光路现在都使用了高能 LED光源,与传统的12V100W卤素灯光源相比,新型的LED 光源寿命达到 50.000小时;恒定的色温使得在任何亮度下样品均能呈现真实的色彩,频繁的白平衡校准不再困扰着使用者。

#### 快速聚光镜调节

消应力聚光镜顶镜能够根据物镜变换要求自动摆入、摆出,可自动识别全系列徕卡1.25x-100x物镜。

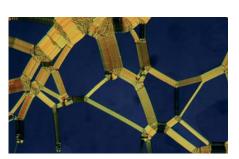

Oily strikes of a cholesteric liquid crystal mixture. Crossed polarizers, magnification 10x.



Defective texture in plana Crossed polarizers, magn

Images courtesy of Dr. Toralf Scharf, Institute of Microtechnology (IMT), University of Neuchâte

#### 所有设置一目了然

可以在简单易读的液晶屏上清楚的看到所有的设置,通过这个功能,可以精确的重复设置显微镜,达到恢复及对比效果。例如:对比度,准确显像或者锥光显像,物镜,光阑设置,光强度。根据这些反馈,结果可以轻松被复制。

#### 方便易用的快捷键

你可以设定所有你想要的功能按钮-不需要丰富的编程经验; 聚焦旋钮后面的六个便利的快捷按钮,可以快速地被设定为 最常用的操作。

#### 所有功能的完美互动

显示和编码之间的完美互动可以帮助你轻松地工作。只要看一眼显示屏,所有有关的信息都会呈现在你面前。 例如:当反射偏光进入或离开光束路径时,你可以在任何时候调整光阑去获得最好的成像。

- 便利的功能设置
  - -设备信息显示
  - -多个可自由设定的功能按键
- 高性能的光路设计-带来水晶般透彻的图像 -改进的锥光模块
- -高精度的偏光观察
- 最先进的功能
  - -显微镜引导你到下一个工作步骤
  - -显示当前的操作状态




所有在显示屏中出现的数据都会自动保存,你随时都可以查看以前的配置数据。



50.000小时的高能LED光源,适用于所有的偏光及反光观察模式。



r aligned liquid crystal sample. ification 10x.

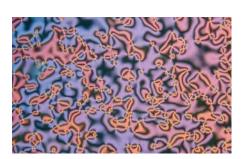

Liquid crystal, defective texture in a hybrid aligned cell. Crossed polarizers, magnification 5x.

### Leica DM2700 P 适用于任何用户的显微镜

#### • 设备特点

- -先进的LED科技带来色温恒定的优势
- -内建反射光路斜射照明模式
- -高度可调的调焦旋钮
- -颜色编码的光阑、聚光镜设置
- -聚焦锁止功能可有效避免样品碰撞物镜



Leica DM2700 P向您展示了偏光显微镜的简易操作性和可信赖性。



高度可调的聚焦旋钮 能很好的适应每位用户的手型

#### 舒适日放松的进行工作


所有的用户都可以轻松舒适地使用Leica DM2700P来工作。 高度可调的聚焦器,能很好的适应每位用户的手型。防止手掌, 手臂,肩膀的紧张,保持工作姿势舒服,无疲劳感。

#### 高效、操作可重现的显微镜


颜色编码光阑和物镜一一对应,使孔径光阑的设置变得轻而易举,照明与物镜总能实现最佳配合.CDA能使您的显微镜操作更加规范,结果更加精确。

#### 可根据样品设定载物台最高限位

特有载物台限位锁止设计,使更换样品后无需重新调焦,实现样品与物镜双重保护,您可全神贯注于您的工作。这些功能使新型Leica DM2700P成为同类产品中最先进最可靠的偏光显微镜。

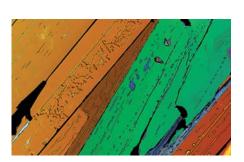

DMT, crossed polarizers, magnification 20x.

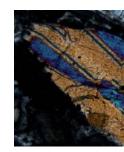

Orthopyroxine, crossed pomagnification 20x.

Images courtesy of Kay Scheffler, Leica Microsystems

#### 配置灵活

Leica DM2700 P可提供多种锥光观察模块,高级锥光模块带有可调中、可调焦的伯式镜和扩展视场,可满足高端要求的锥光应用,标准锥光模块带有可调中伯式镜,内置起偏镜及适用于小晶粒检测的 pinhole

4位反射光路适用于各种科研应用,可根据需要配置多种反射 光路观察模块,如 Smith明场、斜射照明、定量偏光或荧光。 为岩相及矿相观察提供完美的解决方案;


专利的热补偿焦距稳定技术,即双金属片反向膨胀抵消技术, 抵消机体由于长时间热效应带来的调焦面移动。

专业偏光5孔物镜转盘,每个位置均可进行对中调节;载物台可选用带45度卡位或不带45度卡位,可安装冷热台。


- 满足特殊工作要求的配置灵活性
  - -可选用不同的锥光观察模块
  - -专业偏光镜检
  - 4位反射光路
  - -5孔可调中物镜转盘



业界首次将斜射照明作为标准配置安装在反射光路上,同时具备色彩指示的光阑,可帮助操作者快速将显微 镜调整至最佳状态,而无需拥有丰富的操作经验。

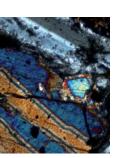

olarizers,

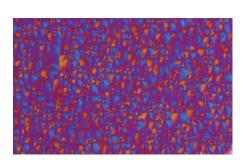

Polyaethylen foil, crossed polarizers with lambda plate, magnification 20x.



Leica DM2700 P - 为频繁使用而研发的专业设备可选配带步进指示的样品调节夹,适用于煤岩定量分析

### Leica DM750 P 用于教学培训的显微镜

#### • 设备特点

- 可配置锥光模块
- LED光源带来的恒定色温技术
- 178 mm直径旋转载物台
- -坚固、小型化设计使得设备便于储存、搬运;专用的配件收纳位置使得显微镜保存及清点更为简便
- 具备防菌涂层,防止疾病传播
- -带有位置指示的起偏器
- -可调中的4孔物镜转盘
- -简单易用的控制功能
- -人体工程学设计
- -高精度旋转载物台,使得测量结果 极为精确

Leica DM750 P. 为高等教育及培训专门研发的专业偏光显微镜

#### 准确灵活的教学

Leica DM750 P显微镜是教学和培训机构理想的选择。 带有正面明确标明的掀盖控制的锥光检偏器/伯氏镜模块,可以防止灰尘污染和操作混乱。使用提供的工具(包含在模块中)可以轻松地对中伯氏镜。锥光高级检偏器/伯氏镜模块还提供了可聚焦的伯氏镜,用于微调不同放大倍率下锥光偏振图像的焦点。

#### 卓越的光学设计和超长的照明寿命

LED照明器提供白色冷光,平均可以使用超过20年。 实验时不再需要更换灯泡,而且可以节约更换灯泡的费用。

Koehler视场光阑带来最佳的亮度和反差。

专利的延时关闭功能可以在 2 小时不用后自动关闭光源 , 节约能源。



Leica DM750 P最重要的两个特点:最简单的操作、最好的图像质量。

### 摄像头及软件模块 完善的一体化解决方案

#### 随时进行升级

与新型Leica偏光显微镜完全吻合的接口 Leica显微镜为快速、便利的工作提供了一个综合的相机和软件的解决方案。 通过使用Leica相机和软件组件,你可以随时扩展你的系统,将来Leica使用的所有软件和硬件都可与这个接口匹配。

#### 轻松存档和记录

Leica应用软件 (LAS) 最基本核心的功能是每一个Leica显微镜和数码相机都是集成系统解决方案的一部分。 同时,综合系统提供了一个智能的,自动化的缩微图像环境。 LAS是显微镜最基本的配置控制软件,并且为锁定,分析和处理高质量数字影像提供了平台。

#### 用于对比和测量的电子标尺

LAS电子标尺软件包为活图和不同类别的图像测量提供了电子工具。

LAS十字线为近似的视场提供了视场反馈, 因此,物体大小比较和分布测量可以快速 的轻松地被完成。

#### 先进的交互式测量软件

LAS交互式测量软件包专门 为对样品进行几何测量所设 计。

使用这个软件包,样品可以 被单独的测量及分类。



- Leica完整的偏光显微镜系统整合了 如下附件
  - Leica偏光显微镜
  - Leica DFC系列数码摄像头
- Leica MC系列数码摄像头
- Leica 应用软件套装



# 模块化,可订制系统--专门为您设计的显微镜

- 根据实际工作需要进行配置,适用于定量及定性的专业偏光观测;一多种不同应用的专业偏光物镜
- 专门研发的专业物镜
- -符合NIOSH 9002 (PLM) and 7400 (PCM) 标准的石棉检测物镜;
- -专用于煤岩、有机质样品的50倍油镜;
- 配件符合统一标准,组合方便所有的显微镜配件接口统一,适用于

Leica全部偏光显微镜产品:

- -多种不同的起偏器,检偏器及补偿板;
- -多种类型的观察筒



高精度360度检偏板



可方便拆装的可调样品夹

#### 专门为您定制的显微镜

配置灵活是最后的细节。您可以为您的徕卡显微镜选择多种不同的配件,例如:您可以为Leica DM4500P LED, DM2700P或DM750 P选择多达20多种的物镜;您也可以在多达10多种的起偏器及检偏器中挑选合适的配件,已满足您的特殊工作需求。


所有的附件均为复杂的工业环境设计,可用于教学、每日例 行的检测工作及科研。

Leica全部的补偿板均符合DIN标准,可以用于任何符合DIN标准的显微镜上:


可方便拆除的可调样品夹,使得样品的定位更为准确,也使得安装辅助设备成为可能。

第三方设备,如用于工业上熔点测定及地质研究中包裹体测温的冷热台,可以方便的被安装在显微镜上;

偏光显微镜还可以方便的被改造成用于焦炭质量控制,染料分析或头发及纤维检测的显微光度计及光谱仪。

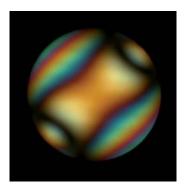

Muscovite, conoscopic image, linear polarized light

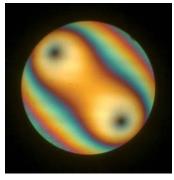

Muscovite, conoscopic image, circular polarized light

### 技术规格:

	Leica DM750 P	Leica DM2700 P	Leica DM4500 P LED
●物镜转盘	4孔(M25),可调中	5孔 (M25),可调中	6孔 (M25),可调中,带位置编码
<ul><li>物镜</li></ul>	HI Plan POL N Plan POL Immersion objectives	HI Plan POL N Plan POL PL Fluotar POL Immersion objectives	HI Plan POL N Plan POL PL Fluotar POL Immersion objectives
<ul><li>观察视野</li><li>直径</li></ul>	20 mm	25 mm	25 mm
• 观察方法转换 色彩校正	手动	手动	电动,CCIC恒定色温自动调节(徕卡专利) CCIC: Constant Color Intensity Control
透射光路 反射光路	专业偏光 0光 锥光观察 明相差 暗场 专业偏光 明场 斜射照明	专业偏光 0光 锥光观察 明相差 暗场 DIC微分干涉 专业场 暗场 DIC微分 下涉 交 辩则 数 数 分 平 数 分 形 数 分 形 数 分 形 数 分 形 数 分 形 数 分 形 数 分 的 形 、 数 分 分 , 形 、 形 、 分 分 分 、 分 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一	专业偏光 0光 锥光观察 明场 相差 暗场 DIC微分干涉 专业偏光 明场 暗场 DIC微分干涉 荧光
• 锥光模块	伯特兰镜 伯特兰模块 (AB module) 高级锥光模块	伯特兰镜 伯特兰模块 (AB module) 高级锥光模块	全集成电动模块 1.6倍放大变换 , 带位置编码 高级锥光模块
● 透射光路 照明系统	内置式 LED照明 自动关机功能	高能 LED	高能 LED
操作	手动 彩色操作指示	手动 彩色操作指示	电动 集成式照明管理
• 反射光路 照明系统	手动 4档LED照明 偏光及斜射照明 彩色操作指示	手动,高能 LED 彩色操作指示	电动,高能 LED 集成式照明管理 用于照相及观察的圆形及方形视场光阑
• 聚光镜	手动 彩色操作指示	手动 彩色操作指示	手动、电动可选
●调焦机构	手动、两档调节	手动 聚焦锁止位置、两档/三档可选 电动	手动、两档调节电动