



SMARTCHEM 600

新一代
全自动间断化学分析仪



SMARTCHEM 600

完全自动化、直读式、间断化学分析仪
分析速度最高达600个样品/小时



间断化学分析仪应用于实验室分析之后，已超过7000套SMARTCHEM系列产品安装在世界各地，最新一款SMARTCHEM 600:

1. 分析速度更快
2. 运行成本更低
3. 测量结果更好

Smartchem 600是间断分析创新技术与独特设计的结合体，保证测试结果的精确性和可重复性。

Smartchem是第一台配置综合性清洗控制系统的间断化学分析仪，比色杯可清洗循环使用，降低运行成本，减少交叉污染。自动质量控制系统保证了Smartchem 600的高度自动化。

Smartchem最先配置了专用于测定NOx样品预处理的镉柱还原模块。NOx模块具有镉柱自动再生功能，适用于多任务和高强度测试。仪器还可选配pH，电导率和氧化还原模块。

Smartchem 600操作完全自动化，使用全新的人性化软件可配有有线或无线触屏电脑。

操作简单，运行成本低，分析速度快，工作效率高。

主要优点

- ◆ 600个样品/小时
- ◆ 200个样品位
- ◆ 自动启动和校正曲线
- ◆ 无限制样品测试数量
- ◆ 配条形码阅读器
- ◆ 比色杯循环使用
- ◆ 完美的清洗控制系统
- ◆ 带盖样品管
- ◆ 新软件可触屏操作
- ◆ 兼容LIMS

操作简单，结果准确

Smartchem 600采用新一代直读式测量系统

- ◆ 全自动化操作，仅需加载样品，点击开始分析
- ◆ 高精度6mm或10mm光程比色杯
- ◆ 配套专用试剂和方法

分析能力强


- ◆ 200样品位(2×10个旋转式样品架)
- ◆ 连续加载样品
- ◆ 紧急样品测试
- ◆ 样品和试剂的条形码阅读器
- ◆ 重复和反射测试
- ◆ 容纳100个试剂位以上

运行成本低

- ◆ 占用空间小
- ◆ 比色杯可清洗循环使用
- ◆ 减少废物排放管理费用
- ◆ 减少废液排放
- ◆ 能耗低，用水量少
- ◆ 绿色环保科技

pH, 电导率和氧化还原分析的ISE模块


全自动清洗工作站

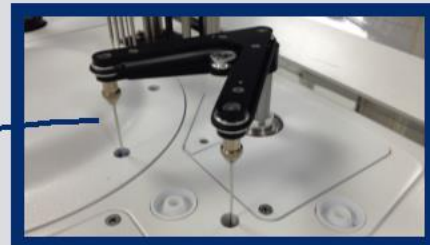

双搅拌器



3个自动机械臂, 1个取样, 2个取试剂

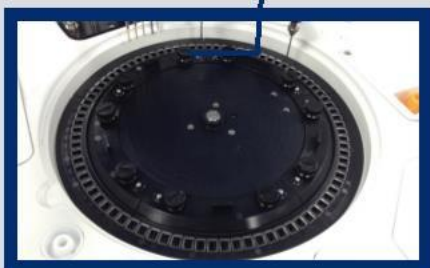

循环使用比色杯及比色杯质量控制系统




200个样品位, 可连续加载样品



可用平板电脑操作

比色杯质量控制系统: 减小交叉污染

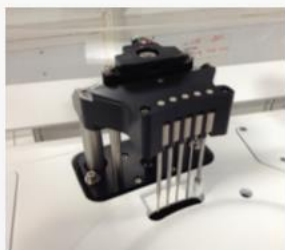

- 自动清洗消除比色杯中的交叉污染
每次测试前后进行清洗、冲洗、干燥和光学检查
- 保证多次分析可能
- 经济: 比色杯可循环使用

带盖样品管



- 配带盖的样品管, 可测试任何类型的样品。
- 相同样品架中可同时放入低浓度和高浓度的样品, 没有任何风险。
 - 盖子可防止蒸发和污染。

可选模块

多样技术适用于环境的应用, 包含电化学参数:

- pH, 电导率和氧化还原分析的ISE模块
- NO3模块

可触屏控制的全新软件

Smartchem 600使用一个强大的人性化软件, 可直观、触摸屏操作。可灵活使用键盘或触屏操作, 还可以协助远程服务。

软件主要特点

- 自动启动
- 自动停机
- 试剂条形码
- 样品条形码
- 在运行期间可添加新样品或方法
- 重新分析
- 反射测试
- 分析结果精确计算
- 标准曲线点重新校准
- 接受覆盖校准
- 预稀释
- 标准曲线
- 可读二维条形码 (试剂)
- 电脑控制微量移液器
- 符合EPA Nilac

主要参数

地表水、地下水、饮用水，废水和海水

- 酸度
- 碱度*
- 铝
- 氨氮*
- 化学需氧量(COD)*
- 氯化物*
- 氯
- 六价铬*
- 氰化物*
- 氟化物*
- 硬度*
- 铁
- 锰
- 硝氮*
- 亚硝氮*
- 挥发酚*
- 磷酸盐*
- 磷*
- 硅酸盐*
- 硫酸盐*
- 总凯氏氮*
- 总凯氏磷
- 尿素

葡萄酒

* 依据EPA, ISO认证方法



- 醋酸
- 氨氮
- 维生素C
- 铜
- 乙醇(TVA)
- 游离SO₂
- 果糖
- 葡糖酸
- 葡萄糖
- 铁
- 苹果酸
- OD 420、OD 520、OD 620
- 氨基酸态氮
- pH
- 山梨酸
- 蔗糖
- 酒石酸
- 总酸度
- 总SO₂

土壤和植物


- 氨氮
- 硼
- 钙
- 氯化物
- 赖氨酸
- 镁
- 硝氮
- 亚硝氮
- 磷酸盐
- 总氮
- 总磷
- 尿素

饲料和肥料

- 氨氮
- 钙
- 氯化物
- 磷酸盐
- 蛋白质
- 总氮
- 总磷
- 尿素

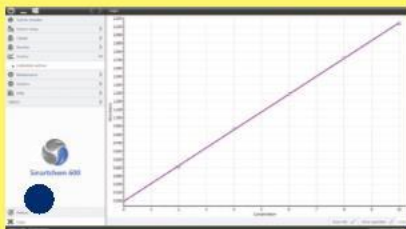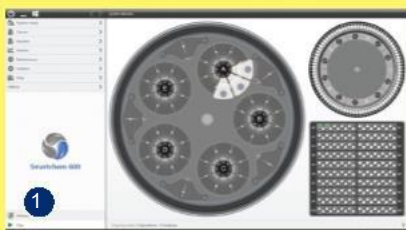

- 1 100个试剂位以上
- 2 多点校准，终点校准，比较和覆盖校准
- 3 重复及反射测试，自动计算加标回收率
- 4 全屏显示200个样品
- 5 触摸屏平板

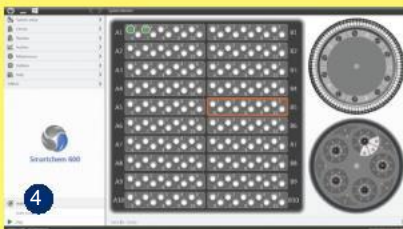

READY TO USE试剂



- 自主研发专用于SMARTCHEM分析仪
- 适用于环境和葡萄酒分析应用，种类齐全
- 适用于各参数的不同分析范围
- 省时
- 省钱
- 简单
- 即用



我们提供种类齐全的酶及比色法的间断化学分析仪 Smartchem专用试剂。应用于实验室，自主研发，经过验证和普及应用，可保证分析结果的稳定性和重现性。即用品型，小瓶装液体试剂可直接摆放在Smartchem上，并可通过条形码阅读器(可选)自动识别。分析前准备更简单，试剂使用和保存更方便，还能防止放错试剂位置情况。

环境分析的专用试剂	葡萄酒分析的专用试剂
碱度 氨氮 六价铬 氯化物 氰化物 硝氮 亚硝氮 磷酸盐 硅酸盐 硫酸盐 挥发酚 总凯氏氮 总磷	醋酸、柠檬酸、葡萄糖、乳糖、苹果酸和酒石酸 α-氨基氮 氨氮 花青素 精氨酸 铜 果糖 游离SO ₂ 葡萄糖 丙三醇 铁 多酚类 总酸 总SO ₂ 尿素

其他参数需求。
小瓶液体试剂直接匹配Smartchem。
每个参数使用1-3个试剂。

AMS ALLIANCE间断化学分析仪 系列



Smartchem 140



Smartchem 300



Smartchem 170



Smartchem 600



Smartchem 200

技术规格

描述	全自动、直读式、落地式、任选式、间断分析仪		
分析类型	终点检测、动力学检测、差分检测、双色检测, 多达999个测试, 完全可编程		
试剂位	100个试剂位以上, 可冷藏并且分散于: - 5个可移动架(8个主要位置) + 5个辅助位置 - 100/50/25/5mL试剂瓶 - 试剂条形码阅读器(可选)		
样品位	- 多达200个样品在线分析 - 2个独立的旋转架包含20个架子, 每个架子有10个样品位 - 10-13mm的样品管(高度100mm) - 带盖样品管用于敏感应用分析 - 样品条形码阅读器(可选)		
紧急样品分析	可随时加入		
分析速度	多达600个样品/小时; 包括ISE模块(pH、conductivity、redox)		
测量系统	直读式比色法		
最小反应体积	180µL		
光学系统	比色计	直读式双光束双波长比色	
	波长	包括从340nm到880nm12个有效波长	
	光程	6 或 10mm	
	线性范围	0.001 - 4.200 Abs	
取样系统	- 3个自动机械臂 - 3个振动传感器 - 1个堵塞传感器 - 3个液面传感器 - 2个搅拌/混合器 - 探针自动清洗 - 样品重测时可选是否使用稀释液 - 用水量少(低于7L/小时)		
稀释器	自动预稀释或后稀释		
反应盘	- 85个比色杯分成5个架子 - 比色杯自动清洗 - 比色杯光学质量控制 - 反应温度控制37°C ±0.3 - 独立的废液管, 减小废物排放危险性 - 比色杯可清洗循环使用(绿色环保科技)		
尺寸	96 × 70 × 120cm (长 × 宽 × 高)		
重量	115 Kg		
可选配件	- pH、电导率和氧化还原分析的ISE模块 - 硝酸盐模块	- 试剂条形码阅读器 - 样品条形码阅读器	
互补产品	消解系统: Easy digest 	蒸馏系统: Easy Dist 	Ready to use 试剂 

© October 2014 AMS ALLIANCE Group. Non contractual pictures. Specifications may be changed without prior notice. All rights reserved.



www.amsalliance.com



AMS France
10 avenue Charles de Gaulle
95740 Frepillon
FRANCE

Tel. : (+33) 134 18 71 10
Fax : (+33) 139 60 72 39