



无忧服务
关怀由始至终，承诺一脉相承

上海桑晒生物科技有限公司

- 选择东胜龙系列产品，桑晒生物便给您无处不在的无忧服务。
- 传承十年的卓越服务，五年保修的郑重承诺，让埋头于实验室的您，全无后顾之忧。
- 先进的诊断设备与技术，一步到位的技术支撑，规范快捷的物流支持系统，随时待命的 24 小时响应系统，全国网络信息共享与标准服务流程，让您的每一次托付都安心无忧。

24小时全国免费服务电话：021-31135322

参数表

控制模式	标准模式、经济模式两种可选
样品容量	96 x 0.2 ml PCR管，12 x 8 联管或 96孔PCR板
温度范围	0-105°C
热盖温度	30-110°C
显示精度	0.1°C
温度准确性	±0.1°C@55°C
温度均一性	<0.3°C@55°C
最大变温速率	5.0°C/s
温度梯度	有
梯度范围	30-105°C
梯度跨度	1-42°C
屏幕大小	7英寸800*480背光64K色
触摸屏操作	有
程序个数	1296个
程序密码保护	有
断电保护	有（无时间限制）
净重	95Kg
尺寸（HxDxW）	21.9x43.3x28.2 cm
输入电压	AC 220V(± 10%) 50/60Hz

东胜·龙

第二代
PCR仪
ETC 811

产品认证



医疗器械注册证号：苏械注准 20152400297

工厂资质




医疗器械生产企业许可证：苏食药监械生产许 2014-0046 号

上海桑晒生物科技有限公司
Shanghai Sunshine BioTech Co., Ltd

企业邮箱：sangshai@sangshai.cc
企业网址：http://www.sangshai.cc

销售热线：021-31135322
企业 QQ：3240699505



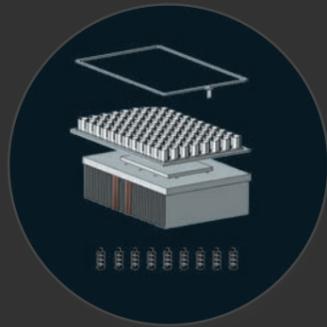

更均一


精心设计，确保温度均一性

- * **专利技术——环形非均匀辅助加热系统**
最大限度地保证样品的温度均一性。
- * **铜铝组合的散热器**
为温度的均一性提供更有力的保证。
- * **内置 80 个叠形弹片和 40 个垫片**
确保在升降温过程中，散热片与帕尔贴一直结合紧密均匀。

静音感受

超静音设计，完美降噪

- * **风路的独特设计：前下进风，后上出风**
冷、热风的完全分离，无混杂，降低风扇运转噪音。
- * **无极变速风扇**
散热风扇随着散热器温度不同自动调速，确保散热器温度稳定，降低噪音。

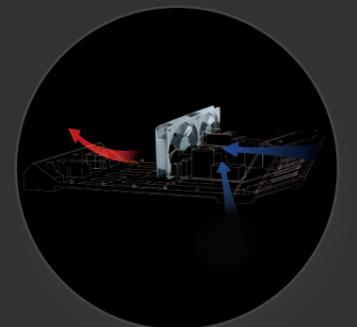

更稳定


精挑细选，长久稳定



帕尔贴



电源

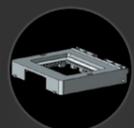

压框

- * **帕尔贴**
美国 Laird Technologies 产品，保证升降温的稳定性。
- * **电源**
沿用东胜龙一代 2000 余台零返修的高质量电源，日本 TDK 公司高端产品，拥有极高稳定性，更适合我国用电环境。
- * **压框**
采用特种工程塑料，热变形温度大于 260°C，抗腐蚀，抗疲劳，保证仪器长久稳定运行。



人性设计

方便设置，轻松操作


- * **7 寸宽视野触摸屏，合你指意**
单片机编程技术，快速高效稳定地控制运行；

人性化设计，无须摘掉手套亦可进行程序设置；

每台仪器 36 个文件夹，每个文件夹 36 个文件，整齐排布，自由存放。
- * **一步式开启热盖，化繁为简**
开盖、松热盖和解锁，上锁、压热盖和关盖，都是一步完成；采用笔记本阻尼轴确保手感好、热盖稳固。

更耐用

细致设计，防潮防尘

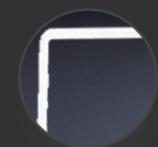

样品槽与散热片之间使用了密封圈，防止帕尔贴产生冷凝水



帕尔贴四面封胶，防止帕尔贴内部产生冷凝水



全封闭的电源模块，有效防潮、防尘



涂布了保护漆的主板，杜绝短路现象

- * **防潮**
样品槽、热盖等多处使用密封胶、密封圈防止冷凝水侵入仪器内部。
- * **防尘**
全封闭的电源模块、变压器、同时仪器的主板涂布高质量的保护漆，将电子元件全部覆盖并且固化密封，杜绝电路板元件由于积灰等原因导致的短路现象。

倾心外观

优质设计，一见倾心

- * **造型线条**
流线型线条，行云流水
- * **颜色**
太空金属灰，沉稳大气
- * **呼吸灯**
高亮度 LED 灯
- * **开关拉手**
特殊喷漆工艺，更具金属质感

