



stuart

flocculator | SW6 |

stuart®

絮凝搅拌器

带有BioCote®抗菌涂层技术

絮凝技术被用于水质净化，通过絮凝的过程去除污水中的污染物。污染物聚集在一起形成絮状物漂浮在水表面或者沉降在水底。Stuart®提供两种絮凝搅拌器，便携式和可处理6个样品的絮凝搅拌器。

16 处理6个样品的絮凝搅拌器

处理2个样品的絮凝搅拌器

Find out more! Please scan the QR/Mobile Tag with your smartphone for more information



SW6

絮凝搅拌器

用于普通水和污水样品的絮凝实验。SW6可同时处理6个样品，并且专为样品间以及运行与运行之间的重复条件而设计。

数字显示不锈钢搅拌棒的转速（25 - 250rpm），数字式定时器可以设置倒计时从1到99分钟，倒计时结束搅拌棒停止工作同时闹钟响，然后计时器计算沉降时间。

可预先设置两套常用速度和时间参数，按一个键即可选择。参数储存在芯片中可以随时调出或者修改。直观的触摸感应键盘完全平整，便于清洁。扩散的内置灯光及暗背景有助于样品的观察。

絮凝剂定量加料器（SW6/2）可同时将絮凝剂加入到各个样品中（选配）。

特点

- 可以同时做6个样品
- 数字显示速度和时间
- 2个预置程序
- 内置照明设备便于观察



SW6

SW5

絮凝搅拌器

SW5型是SW6型的迷你版，可同时处理2个样品（没有计时功能）。仪器上有一个把手便于携带。

技术参数

产品型号	SW5	SW6
样品数量	2	6
搅拌速度	25 ~ 250rpm	25 ~ 250rpm
计时器	无	0 ~ 99分
预置程序	2	2
控制面板	刻度旋转式键盘	触摸感应式键盘
数字显示	LCD	LED
外形尺寸(宽x深x高)	320 × 210 × 500mm	750 × 210 × 460mm
净重	8.6kg	17kg
功率	230V, 50Hz, 100W	230V, 50Hz, 200W
防尘防水等级	31	31



SW5

订货信息

产品型号	产品描述
SW6	6浆搅拌器（不附带烧杯）
SW5	2浆搅拌器（不附带烧杯）
SW6/2	同时絮凝剂定量加料器(仅用于SW6型上)