

# DTA-27F 多功能静音型台式超声波清洗机

一、 **设备用途:** 1. 精密清洗; 2. 样品制备的前处理: 液体脱气、混合、均质等; 3. 固体的溶解、 颗粒的分散; 4. 样品的萃取。

# 二、超声波清洗波清洗机参数规格

型号	外型/mm (长*宽*高)	内槽/mm (长*宽*高)	容量	超声功率	超声频率	加热	时间设置	温度设置	额定电压
DTA-27F	690×510×390	504×304×177	27L	700W	28/50KHz	2	0-999*2*99min	室温	220-240V 交
						800W		-80℃	流,50/60Hz

### 三、 产品特点

- 1. 静音: 机身采用流线型 ABS 外壳材质, 耐腐蚀、降噪; 内槽采用双层隔音保温棉, 总体噪音小于 60 分贝;
- 2. 操作: 微电脑智能模式, 触摸方式;
- 3. 显示: 采用真彩 4.3 寸触摸屏菜单控制,实时中文状态显示;
- 4. 界面: 中英文两种, 可随意切换:
- 5. 超声功率: 700W, 可以 1-100%任意调节, 可以阶段反复运行。
- 6. 超声频率: 可选双频(28/50),适用不同清洗要求,彻底解决清洗盲区:
- 7. 温度: 加热功率≥800W, 室温-80°C可调, 实时显示;
- 8. 定时:  $0^{\circ}999*2*99$  (200000) 分钟,连续可调,剩余时间实时显示;
- 9. 注/排水:全自动注、排水控制,可以编程设置:
- 10. 智能记忆:工作参数断电或关机自动记忆:
- 11. 电路: 内置扫频功能,工业级板件,可连续 72h 工作;
- 12. 槽体: 加厚食品级不锈钢 SUS304, 耐酸耐碱防腐蚀、外形美观, 科技质感:
- 13. 手动模式:可设置温度、时间,超声功率、频率,有液位传感器,可实现一键式注水、排水:

#### 手动模式操作界面

进水	时间:	返回
	1-999min	
排水	温度:室温-80℃	启动
功率:	频率: F1/F2	停止
1-100%		

湖北鼎泰精锐仪器有限公司 Hubei Top & Precision Instrument Co., Ltd.

鼎泰精锐 Top&Precision Instrument



14. 全自动模式:可一键实现自动"进水-工作-排水";可设置温度、时间、功率、频率,实现不同时间(1-999min)以不同功率(1-100%)在不同频率(F1/F2)工作重复(1-99次),实现变频功能(双频机),并可设置排水时间,组合成不同换水模式(有清洗液时,可逐步减少清洗液浓度)。

全自动编程模式	进水中/排水中/工作中					
阶段 1: 1-999	功率: 1-100%	频率: F1/F2	返回			
分						
阶段 2: 0-999	功率: 1-100%	频率: F1/F2	启动			
分						
温度: 室温	工作: 1-99次	排水: 1-99min	停止			
-80°C						

# 四、售后服务:

- 1. 随机附件; 使用说明书 1 份, 保修卡 1 份; 合格证 1 份;
- 2. 仪器专用提篮1套; 进出水橡胶管及转接头1套, 加热及显示系统1套;
- 3. 超声波清洗设备自出厂之日起正常使用工况免费保修壹年;
- 4. 终身对设备提供维护与技术支持;
- 5. 专家为您优化工艺流程, 改进传统洗净方法;
- 6. 指导操作与安装培圳支持:
- 7. 全面提供各种耗品与配件支持,让您选择无忧;
- 8. 售后服务电话: 400-0949-996







湖北鼎泰精锐仪器有限公司 Hubei Top & Precision Instrument Co., Ltd.

地址: 湖北省武汉市洪山区珞瑜路 95 号融科珞瑜中心写字楼 901 室 电话: 027-87660369/87660396 技术服务热线: 400-0949-996

