

AM750台式颚式 破碎机



AM750小型颚式破碎机是一款专门为实验室少量样品而设计的台式破碎机，紧凑、小巧的机型节省了很大的空间，方便摆放。在环境、高校和地质等单位的应用广泛，适合样品量小，进料尺寸大的样品处理。漏斗防尘防回溅设计，保证了实验室的工作环境不被污染。颚板方便拆卸，易于清洁。数字显示调节两颚板宽度，且有零点校正的功能，延长颚板使用寿命。颚板转速可调能适用不同样品及样品量的处理，是实验室理想化的样品前处理仪器。


■ 工作原理:

样品通过防回溅漏斗进入粉碎腔，其中一支颚板固定，另一个颚板由一个偏心轮轴带动。粉碎样品通过颚板的椭圆运动方式受到挤压磨碎，并在重力作用下下落。当样品的粒度小于颚板下端的开口间距时，便落入收集槽内，从而完成样品的粉碎。




■ 应用领域:

环境、地矿、建筑材料、玻璃、陶瓷、煤炭、水泥等

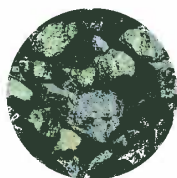

矿物

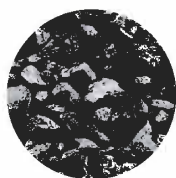


煤炭



环境



建筑垃圾

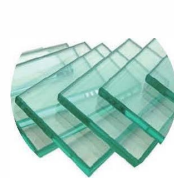

玻璃



■ 技术参数：

技术参数	台式颚式破碎机 AM750
样品类型	中硬性、硬性、脆性样品
进料尺寸	最大 40mm
出料尺寸	D90<500um
收集桶容积	3L
最大处理量	3L/批次
间隙调节	0-11mm 连续可调，0.1mm步进
间隙显示方式	数字显示
零点校正	可以
吸尘器接口	防尘外壳
颚板材质	锰钢、不锈钢、碳化钨、防重金属污染型钢、氧化锆
颚板宽度	60mm
转速	500-1000rpm（可定制）
仪器尺寸	颚式破碎机 AM750
宽×高×纵深	450mm×560×690mm
净重	约 80kg
功率	1100W

■ 细节设计：



漏斗可翻置，颚板可轻松拆卸



数字显示颚板间隙和转速



收集容器带有安全保护功能

■ 性能优势：

- 小巧、紧凑的桌面型设计
- 最终出料尺寸可达到D90<500um
- 漏斗可翻置易于清洁，防回溅
- 数显颚板间隙和转速，且可调
- 由不同材质制成的粉碎颚板适用不同的用途
- 颚板无需工具即可拆卸易于清洁
- 颚板运动方向可反转
- 颚板可进行零点校正以延长使用寿命

■ 多材质颚板，不同应用的选择:

锰钢：最常用颚板，在使用的过程中，颚板结构会发生稠密化，因此会逐渐变硬。

不锈钢：处理不太硬的样品，在使用过程中避免生锈，可以考虑。

碳化钨：耐磨性高，处理比较硬的样品是比较好的选择，一般莫氏硬度在7左右的样品适合此材质

氧化锆：防重金属污染，以及减少部分样品在研磨过程中的颜色变化（适用样品硬度不高的样品，仅AM750可配）。

