



无菌均质器

LAB BLENDERS



快速·安全·无污染

Rapid · Safety · No pollution



地址：宁波国家高新区木槿路65号

总机：0574-8835 0069 8835 0071 8711 2106

内销：0574-8713 3995 8713 4807 8835 0052 5620 2593

邮编：315013

售后服务：0574-8686 1966

外销：0574-8835 0013 8835 0062

华北区

北京办事处

地址：北京市海淀区后屯南路 26 号专家

国际公馆 671 室 010-6246 4405

电话：152 1089 2524 136 0139 4642

158 0120 2089 186 0083 8867

天津办事处：151 0226 6554

河北办事处：136 1331 8580

山西办事处：187 3538 3927

内蒙办事处：157 7136 8612

华东1区

江苏办事处：136 0062 8335

苏州办事处：178 5887 3746

安徽办事处：158 5513 4409

济南办事处：152 7515 6220

青岛办事处：153 7677 5226

华东2区

上海办事处：13916086062

地址：上海市虹漕南路 718 弄 2 号 1A 室

电话：021-5419 1054

杭州办事处：188 6867 7879

甬台温办事处：183 5822 7556

厦门办事处：134 0060 0516

福州办事处：198 5913 5285

华南区

广州办事处：133 8007 1672 186 2058 8723

广西办事处：188 7878 8492

海南办事处：186 2058 8723

深圳办事处：135 9039 7504

华中区

湖北办事处：138 7144 4807

河南办事处：132 8387 5829

江西办事处：186 7911 5671

湖南办事处：132 0317 8282

东北区

黑龙江办事处：186 4621 7988 158 4303 7766

吉林办事处：158 4303 7766

辽宁办事处：130 3247 0836

大连办事处：158 4246 1708

西南区

四川办事处：139 8072 5294 150 0825 0559

重庆办事处：136 2761 0574

贵州办事处：177 8546 0267

云南办事处：136 6877 2841

西北区

陕西办事处：159 2995 3544 155 2909 9885

甘肃办事处：138 9341 0173

宁夏办事处：155 2909 9885

宁波新芝生物科技股份有限公司
NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY CO., LTD

宁波新芝生物科技股份有限公司
NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY CO., LTD



股票代码：430685

服务热线：4008-122-088

始于1989

国家高新技术企业

创新服务科学

无菌均质器

LAB BLENDERS

■ 匀浆分散研磨均质类仪器

产品说明

无菌均质器,又称拍打式/拍击式匀浆器,可以使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中(最大可处理样品量达400ml),然后将样品袋放入拍击式均质器中即可完成样品的处理。产品被广泛应用于食品药品、动物组织、生物样品的微生物检测,用户广泛分布于医院、疾控、商检、质检、环境、化妆品及畜牧兽医系统。

工作原理

将原始样本(块状、固体状、叶片状、粉末状等)进行简单的剪切处理后,与相应稀释液或溶剂一并放入无菌均质袋中,通过无菌均质器(即拍打式均质器)的锤击板反复在样品袋上锤击,产生压力,引起振荡,加速混和,从而使溶液中微生物成分处于均匀分布状态,适用于脑、肾、肝、脾等组织及微生物的均质处理。



技术参数

型号	SCIENTZ-04	SCIENTZ-09	SCIENTZ-11L
定时时间	30、180、600s或∞ (即连续运转)	0.1~99min(以0.1min进步)	
拍击速度	6-9次/秒	3~12次/秒(以0.1次秒步进)实际拍击次数显示,系统自动调节拍击速度	
有效容量	3-400ml	3-400ml	3-400ml
拍击箱体	不锈钢	不锈钢	不锈钢
参数存储	无	10组多段编程保存	10组多段编程数保存
最大功率	300W	300W	500W
显示方式	液晶显示	数码显示	液晶显示
温控	无	无	室温-50度任意设定,温度显示
紫外消毒	无	无	有
无菌均质袋	17 * 30cm	17*30cm	17*30cm
净重	22.5Kg	18.5Kg	18.5Kg
保护装置	自动停止防夹,装卸视窗和调整拍击板、钢化玻璃安全门;柔和启动		
外形尺寸	400 * 420 * 260mm	420 * 245 * 340mm	420 * 245 * 340mm

应用领域



生物工程



食品工程



临床医学

生物工程:动植物组织(肝、肠、胃等)匀浆处理

食品工程:肉、鱼、蔬菜、水果、饼干等均质处理

临床医学:肿瘤组织的大量单细胞获取 药品微生物学等

选配件

- 可选购带过滤网均质袋
- 可选配滴水盘
- 样品架



产品特点



过程直观

玻璃透明窗口直观观察均质过程



参数灵活

均质时间、次数灵活可调



智能存储

10组参数保存,方便用户调用

适用范围广

样品处理量从3ml~400ml,可满足不同客户需求



样本零污染

样品和机器不直接接触,细菌不受破坏,避免交叉感染



快速清洁

密封防止溢液系统加一次性耗材,无需洗刷器皿

