

Profiller™ electro 电动移液管控制器


使用 Profiller™ electro 电动移液管控制器，配套使用刻度移液管，可以进行准确，安全，无疲劳的移液操作，其中电动移液管控制器根据手指用力大小来调节液流快慢，形成管内半月形的液面或排空移液管，还有专设的依靠液体重力滴液模式。

- 适合 0.1-100mL 体积范围内的刻度移液管和固定移液管
- 重量轻，用力平衡设计，操作舒适，长时间使用无疲劳感
- 低静音，强功率的完美吸液，排液泵，吸液速度：25mL/3 秒
- 单指操控吸液和排液过程，方便控制吸液和排液速度，管内液位非常容易控制，还有专设的依靠液体重力滴液模式
- 轻重量，高效能的 NIMH 充电电池，可以边工作，边充电，也可以单独充电，一次充电最多可以使用 7 小时以上
- 过滤器及相关附件可以灭菌

447



CE

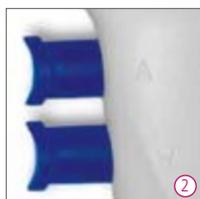

选择排液模式 ①

通过吹出 (TC) 或重力模式 (TD) 排液。

速度设定①

可以选择快速或慢速吸液和排液，显示屏上可清晰显示。

指按式操作②

单指操控吸液和排液过程，方便控制吸液和排液速度，省力。电池充电器③

可单独充电，也可在使用过程中充电，并显示充电进度。

标配多种支架④

标配台式支架④和悬挂支架⑤。

Profiller™ electro 电动移液管控制器订货指南

产品描述	包装	订货号
447 电动移液管控制器	1/pk	447.100
套装包括电动移液管控制器 (带电池)，充电器，4 个适配器，控制器支架，两个过滤器 (0.45 μm 和 0.20 μm)，操作说明书		
悬挂支架	1/pk	320.447
备用 1.2V NiMH 电池	3/pk	900.917
充电器	1/pk	900.947E
膜过滤器, 0.45μm	5/pk	322.447
膜过滤器, 0.2μm	5/pk	322.407
硅胶接口	1/pk	1.447.01
鼻锥	1/pk	1.447.02



①可灭菌过滤器

②可灭菌的宝塔形硅胶接口，可以连接玻璃移液管，塑料移液管