

# JumboMix<sup>®</sup> 3500

大容量实验室均质器



大容量样品的高精准重载均质

interscience

# 均质体积高达3500毫升！

**JumboMix®**实验室均质器通过调节2个叶片确保最佳的细菌提取。适用于200-3750毫升的样品制备，所有样品在30-60秒内就能完成均质（样品重量多达375克）。

**应用范围：**大肠埃希菌O157:H7，旋毛虫（WarmMix®型号），沙门氏菌，婴儿奶粉，巧克力，无菌控制测试，隐孢子虫以及贾第虫属寄生虫，样品集合（比如：15份25克的样品混合至375克）...

## 强力、重载

- 容量高达3500毫升
- 适用于375克样品10倍稀释
- 非常安静

## 符合人体工学

- 叶片并排停靠：方便放置均质袋
- 304L全不锈钢支架推车，最佳人体工学高度（可选配件）
- 数码显示屏

## 专利

### 方便清洁

- 全不锈钢
- 270°全开门
- Click & Clean®  
可拆卸叶片

### 安全可靠

- 手柄关闭，启动均质
- **Q-Tight®**密封：  
顶部无漏液
- 安全滴水盘



## 质量保障

- 终身质保：  
减震器和可视窗
- 3年质保  
(保修卡生效后)
- 法国制造

## 专利


### 可调节均质力度

- 依样品调节均质力度
- 高达22.6公斤推力：可均质坚硬的样品




### 应用范围

- 含沙门氏菌的375克样品
- 含大大肠埃希氏菌O157:H7的75克、325克或者375克样品
- 125克含李斯特菌和单核细胞增生李斯特菌的样品
- 样品集合

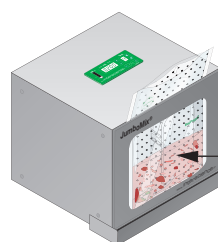

#### 样品集合

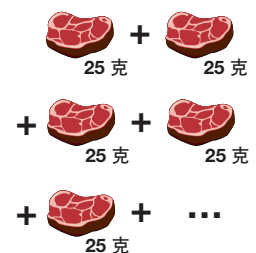

# JumboMix<sup>®</sup> 3500

3种型号:



## JumboMix<sup>®</sup> 3500 P CC

> 基础应用

货号 031 230



## JumboMix<sup>®</sup> 3500 W CC

> 带可视窗

货号 032 230



## JumboMix<sup>®</sup> 3500 WarmMix<sup>®</sup> CC

> 温度调节高达+50°C

货号 033 230



技术参数详见手册背面 →

# JumboLine<sup>®</sup>


制备375克样品10倍稀释的最佳选择！



## DiluFlow<sup>®</sup> + 大容量适配器

重量稀释器

DiluFlow<sup>®</sup> Elite - 货号 503 205 • DiluFlow<sup>®</sup> Pro - 货号 502 205 • 大容量适配器 - 货号 505 006

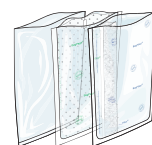

## BagFilter<sup>®</sup>

侧边滤膜均质袋

2000 毫升 - 货号 111 200

3500 毫升 - 货号 113 510

## BagPage<sup>®</sup>

全滤膜均质袋

2000 毫升 - 货号 122 200

3500 毫升 - 货号 123 010

## BagLight<sup>®</sup>

无滤膜均质袋

2000 毫升 - 货号 132 200

3500 毫升 - 货号 133 025



## JumboStand

人体工学手推车

货号 037 000



## BagOpen<sup>®</sup> 3500

开袋器

货号 211 350



## BagRack<sup>®</sup> 3500

均质袋存储支架

2 隔间 - 货号 221 352

4 隔间 - 货号 221 350



## BagClip<sup>®</sup> 3500

密封夹

货号 231 350







## BagPipet<sup>®</sup> & BagTips<sup>®</sup>

移液器 - 货号 251 091

吸管 - 货号 252 024

# 技术参数

	JumboMix® 3500 P CC	JumboMix® 3500 W CC	JumboMix® 3500 WarmMix® CC	
货号	031 230	032 230	033 230	
装备	可视窗	-	✓	-
	270°全开门	✓	✓	✓
	安全滴水盘	可选配件	✓	✓
	可调节均质力度 (高达22.6公斤推力)	✓	✓	✓
	均质力度指示器	✓	✓	✓
	数码显示屏	✓	✓	✓
	Q-Tight®防漏系统	✓	✓	✓
	叶片并排停靠	✓	✓	✓
	Click & Clean® 叶片可拆卸 (专利)	✓	✓	✓
	304L全不锈钢	✓	✓	✓
	结构紧凑, 符合人体工学	✓	✓	✓
调节加热门	-	-	✓	
技术参数	均质门重量	6.9 公斤	3.9 公斤	6.1 公斤
	可调节均质时间	1秒-59分钟、不限时、倒计时		
	可调节均质速度	1.5 / 3 / 4.5 / 6 次/秒		
	规格 (长 x 宽 x 高)	52 x 47 x 47 厘米		63 x 50 x 47 厘米
	重量	53.2 公斤	50.2 公斤	63 公斤
	功率	100-127 V~ / 220-240 V~ 50-60 Hz		
	容量	200 - 3750 毫升		
质保	法国制造	✓	✓	✓
	终身质保	减震器和可视窗		
	3年质保 (注册后)	✓	✓	✓
生产认证	INTERSCIENCE产品由通过ISO9001认证的Interlab公司生产		   	

标配: 电源线, 使用手册, 安全滴水盘\*, 均质袋。(仅针对JumboMix® 3500 W CC和JumboMix® 3500 WarmMix® CC)。

## 微生物解决方案全系列



**instaBAG®**  
含脱水培养基的均质袋




**DiluFlow®**  
重量稀释器



**FlexiPump®**  
蠕动泵



**easySpiral Dilute®**  
自动稀释螺旋接种仪

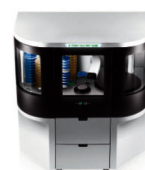

**ScanStation®**  
菌落实时培养与计数工作站

上海姝怡进出口有限公司 (interscience 物流)  
地址: 上海市徐汇区肇嘉浜路798号坤阳大厦1207  
电话: 021-34615127; 13341605832,  
邮箱: sales.china@shanghaishuyi.cn