

高温消解器HT200S



样品快速消解，节约时间和费用

样品消解再也不需要长时间等待！

HT200S采用高效消解（High-Speed Digestion, HSD）技术，满足市政、工业和其他实验室对快速、高效消解的需求。

加热和冷却过程只需数分钟。在实际的分析操作中，仅35分钟即可从消解器中取出样品，开始进行分析操作。纯消解时间仅为15分钟。

HT200S还可以用于标准和用户自己的其他应用。

- 节约化学需氧量（COD）、总氮（TN）、总磷（TP）和重金属的分析时间
- 自动快速冷却
- 集成安全锁，保障操作安全
- 可调节消解时间和温度
- 只需35分钟即可获得COD分析结果

HT200S技术指标

高性能加热模块（1000W），双风扇系统快速冷却

升温耗时最多8分钟，冷却耗时最多13分钟

外壳集成安全锁，80°C以上自动上锁

数字式显示时间（5-240 min）

自定义加热温度范围（40-150°C）

3种标准程序（100°C/148°C/HT）和9种方法任意选择


容纳多达12支TNT-plus（13mm）预制试剂管或反应器

尺寸（H x W x D）300x 330 x 430mm

重量 12kg

订货号 LTV077

如有更改，恕不另行通知。

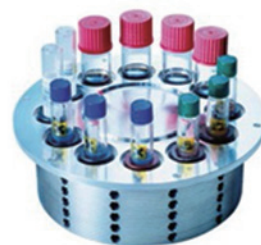

HT200S的特殊结构允许多达12支消解管或反应容器同时快速加热和冷却。



Be Right™

HT200S测试参数概览

参数	订货号	加热温度	消解+冷却时间	节省时间
COD	TNT 820/ 821/ 822/ 823/ 824/ 825/ 82006/ 82106/ 82206/ 82306	170°C	35分钟	120分钟
总磷	TNT 843/ 844/ 845	170°C	35分钟	60分钟
总氮	TNT 826/ 827/ 828	170°C	35分钟	60分钟
TOC	TNT 810/ 811	95°C	130分钟	—*
铬	TNT854	170°C	35分钟	60分钟

*总有机碳：消解测试与标准消解器一致

关注哈希官微
“码”上有礼!



扫码登录
哈希官方商城



哈希水质分析仪器（上海）有限公司

中文网址：www.hach.com.cn

哈希咨询专线：4008209091

北京
北京建国门外大街22号赛特大厦23层2301室

上海
上海市长宁区福泉北路518号1座2楼

广州
广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦1208室

重庆
重庆市渝中区华盛路10号重庆阳光金融中心办公楼
32层1#、2# 01单元

西安
西安市南二环西段64号凯德新城写字楼24层

南京
南京市汉中路120号青华大厦A2806室

武汉
武汉武昌区中南路7号中商广场写字楼A1906-07室

济南
济南市历下区茂岭山路2号普利商务中心1507-1508室

天津
天津市南开区东马路129号仁恒置地写字楼2107

深圳
深圳市南山区高新园中区科技中三路国人通信大厦8座311



Be Right™