



GREEN LAB
SERIES SOLUTION

—— 绿色实验室系列解决方案



北京澳维仪器有限公司
BEIJING AUWII SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.




保护实验室环境，呵护实验人员健康

—— 绿色实验室系列解决方案

实验室环境中色谱流动相的挥发、废液的挥发、是实验室空气污染的主要来源之一，严重污染实验室空气；北京澳维仪器有限公司推出绿色实验室系列产品，保护实验室环境，呵护实验人员的身体健康。

○ 溶剂安全瓶盖

SE系列溶剂安全瓶盖高效过滤空气中粉尘，防止污染流动相，保证分析结果准确性；在色谱仪器停止工作时，阻止流动相通过进气口向外挥发，保护实验室环境不被污染。

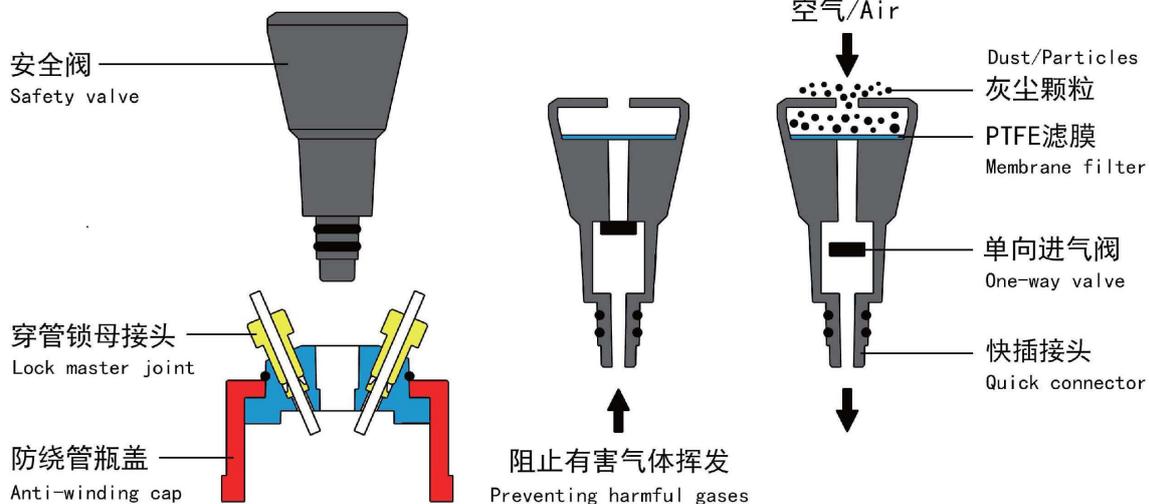

微孔滤膜——高效过滤

○ SE系列溶剂安全瓶盖内置PTFE微孔滤膜，对进入流动相瓶内的空气进行高效的过滤，防止粉尘污染溶剂，保证分析结果的准确性。

单向密封——阻止挥发

○ SE系列溶剂安全瓶盖采用高灵敏度单向安全阀，在色谱仪器停止工作时，安全阀关闭密封，阻止瓶内溶剂向外挥发，保护实验室环境，呵护实验人员的身体健康。

时间标签——到期提醒

○ SE系列溶剂安全瓶盖开始使用时，按下安全阀上时间启动按钮，时间标签将以红色进度条的方式记录使用时间，提醒使用者按期更换安全阀。

插接安装——方便更换


○ SE系列溶剂安全瓶盖上的安全阀建议使用6个月后进行更换，安全阀采用快速插接安装设计，方便使用者更换。

| 型号 | 外形 | 适合瓶口规格 |
|------|---|-----------|
| SE45 |  | GL45标准瓶口 |
| SE38 |  | GL38 标准瓶口 |

○ 废液收集装置

插管式废液收集装置

插管式废液收集装置，用于实验室仪器设备排出的废液收集，废气过滤器对有害气体进行高效吸附，保护实验室环境，呵护实验者健康。充电式液位报警器，防止液体溢出。多种类型二次容器防止二次污染，满足法规要求。

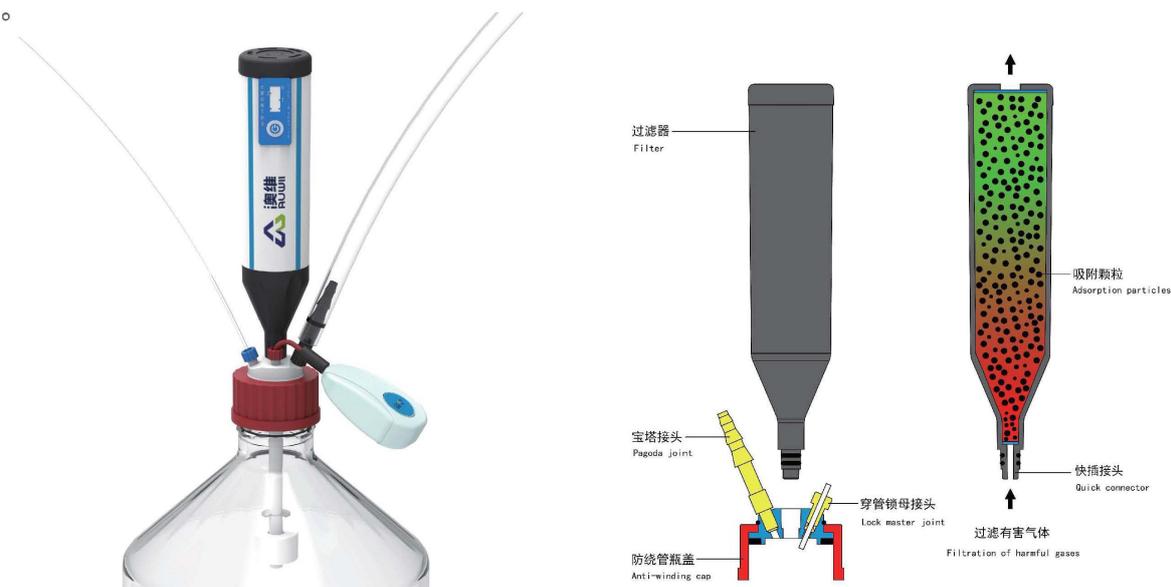

接口丰富——便于连接

○ 插管式废液收集装置可连接 $\phi 4$ - $\phi 8$ mm内径软管，也可以连接 $\phi 1.6$ - $\phi 3.2$ 外径硬管，也可以根据客户需求定制。

高效过滤——保护环境

○ 根据废液类型，可以选配有机废气过滤器以及酸性废气过滤器，对溢出的废气进行高效吸附过滤，保护环境空气不被污染。开始使用时，按下过滤器上时间启动按钮，时间标签将以红色进度条的方式记录使用时间，提醒使用者按期更换。

液位探测——防止溢出

○ PVDF材质浮子液位开关，防腐耐用。充电式液位报警，一次充电可用6个月，无需更换电池。

二次容器——符合法规

○ 多种类型二次容器，防止危险化学品废液收集、暂存、转移过程中倾倒、破损造成的遗撒、泄露，避免产生二次污染，符合法规要求。

特色定制——专业服务

○ 可以根据客户需求进行特色定制，提供专业服务。

| 型号 | 外形 | 容器容积 | 容器材质 | 液位报警 |
|---------|---|------|--------------------------|------|
| PGL4L |  | 4L | 棕色玻璃 | 无 |
| PGL5L |  | 5L | 棕色玻璃 | 无 |
| PGL5LT |  | 5L | 棕色玻璃 | 有 |
| PGL10L |  | 10L | 棕色玻璃 | 无 |
| PGL10LT |  | 10L | 棕色玻璃 | 有 |
| PPP10L |  | 10L | 聚丙烯 (pp) | 无 |
| PPP10LT |  | 10L | 聚丙烯 (pp) | 有 |
| PPE20LT |  | 20L | 高强度聚乙烯 (HDPE) 内表面氟化处理 | 有 |

漏斗式废液收集装置

漏斗式废液收集装置，用于实验过程中废液收集，废气过滤器对有害气体进行高效吸附，呵护实验者健康。充电式液位报警器，防止液体溢出。多种类型二次容器防止二次污染，满足法规要求。



双重密封——防止挥发

○ 大体积漏斗采用HDFE材质，漏斗容量达到1升，便于倾倒。便捷卡扣设计，可轻易锁紧双重密封，防止液体挥发。

高效过滤——保护环境

○ 根据废液类型，可以选配有机废气过滤器以及酸性废气过滤器，对溢出的废气进行高效吸附过滤，保护环境空气不被污染。开始使用时，按下过滤器上时间启动按钮，时间标签将以红色进度条的方式记录使用时间，提醒使用者按期更换。

液位探测——防止溢出

○ PVDF材质浮子式液位开关，防腐耐用。充电式液位报警，一次充电可连续使用6个月，无需更换电池。

二次容器——符合法规

○ 多种类型二次容器，防止危险化学品废液收集、暂存、转移过程中遗撒、泄露，避免产生二次污染，符合法规要求。

特色定制——专业服务

可以根据客户需求进行特色定制，提供专业服务。

| 型号 | 外形 | 容器容积 | 容器材质 | 液位报警 |
|-----------------------|---|------|--------------------------|------|
| FGL4L |  | 4L | 棕色玻璃 | 无 |
| FGL5L |  | 5L | 棕色玻璃 | 无 |
| FGL10L |  | 10L | 棕色玻璃 | 无 |
| FPP20LT |  | 20L | 聚丙烯 (pp) | 有 |
| FPP20LTB (大型废气过滤器) |  | 20L | 聚丙烯 (pp) | 有 |
| FPP50LT |  | 50L | 聚丙烯 (pp) | 有 |
| FPP50LTB (大型废气过滤器) |  | 50L | 聚丙烯 (pp) | 有 |
| FPE20LT |  | 20L | 高强度聚乙烯 (HDPE) 内表面氟化处理 | 有 |
| FPE20LTB (大型废气过滤器) |  | 20L | 高强度聚乙烯 (HDPE) 内表面氟化处理 | 有 |
| FPE60LT |  | 60L | 高强度聚乙烯 (HDPE) | 有 |
| FPE60LTB (大型废气过滤器) |  | 60L | 高强度聚乙烯 (HDPE) | 有 |
| FSS20LT |  | 20L | 304不锈钢 | 有 |
| FSS20LTB (大型废气过滤器) |  | 20L | 304不锈钢 | 有 |

版本号：A20-ZH01



公司官网



微信公众号

公司总部：

北京昌平宏福国际创新中心4-203

电话：010 - 8178 9901/9902

传真：010 - 81780367

网址：cn.auwii.com

生产基地：

河北廊坊三河燕郊国际产业园36C

电话：0316 - 575 9716 0316 - 575 9707

传真：0316 - 575 9728

网址：cn.auwii.com

全国服务热线：**4008 6100 68**

本图册所列产品外观，颜色，参数等仅供参考，不作为交货时具有约束性的条件，以实物为准。

技术参数若有变更，并不另行通知。

