



产品介绍:

北京成萌伟业科技有限公司研发的 CM-24TS 型防腐电动升降水浴氮吹仪采用国际认可的技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,使分析时间缩短,满足了快速检测的需要。该方法省时、操作简单、容易控制,成本低等优点。

本仪器包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号;气体通过流量计到达气体分配系统,灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针,将气体吹至样品表面,从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。

圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制,在室温~99℃的范围内可准确保持恒定水温。 产品特点:

- 1.适用于试管(直径 10~29mm)、锥形瓶、离心管.样品容量 1~50ml
- 2.样品位数 24 位, 弹簧试管夹的样品架固定定位, 每个样品位都有数字编号
- 3.自由升降的针型阀管,采用进口调节阀每路气流可以单独控制,可以上下升降,使用氮气和空气吹扫样品表面。
- 4. 圆形结构,尺寸紧凑,占用最少的通风橱空间,样品盘可360度旋转,避免样

网址: <u>www.cm17.com.cn</u> 电话: 010-82928824/82911961



品造成交叉污染。方便样品支架进出水浴,操作方便

- 5.气针: PTFE 材质,4英寸*18号(可更换); 且配置120mm 长的 PTFE 涂层气针主要部件都 PTFE 涂层,可耐受酸碱,适用于腐蚀性环境。
- 6.圆形恒温水浴,温度液晶显示,水浴温度:室温~99℃
- 7. 所有部件可耐有机溶剂。
- 8.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
- 9.采用智能液晶温控器,可定时采用 PID 技术并可实现超温报警及防干烧功能
- 10.采用无色无味透明日本原装 SMC TUS 软管,水浴锅/吹扫架采用 PTFE 材料
- 11. 双气路,可接氮气源(适用于敏感样品)和空气源(适用于稳定样品)

性能指标:

- 1.温度范围: 室温~99℃(66*45mm 液晶显示)
- 2.控温精度 ±0.5℃
- 3.试管尺寸: 10~29mm
- 4.气体流量: 0~15L/Min, 内置氮气流量阀
- 5.气体消耗量: 330ml/min/样品 (可调节)
- 6.加热方式:恒温水浴
- **7**. 内胆尺寸: Φ40x20cm
- 8. 外形尺寸: 420x420×850mm

应用领域

- 1.农残分析: 蔬菜、水果、谷物、植物组织等
- 2.制药药检:中药制药和药检
- 3.环境分析: 饮用水、地下水、污染水等
- 4.生物分析: 血清、血浆、血液、尿液
- 5.商品检验: 检验二恶英、克罗夫特等
- 6.食品饮料: 牛奶、酒、液体饮料

基本参数:

型号	CM-24TS
参数	H. V

网址: www.cm17.com.cn 电话: 010-82928824/82911961



北京成萌伟业科技有限公司

	和水灰两门亚们又有限公司
温度范围	室温+5℃~99℃(66*45mm 液晶显示)
控温精度	≤ 0.5 °C
显示精度	±0.1 °C
温度均匀性@60 ℃	≤ 0.5 °C
升温时间(40-99℃)	≤40 分钟
时间设定范围	0~9999 分钟
样品位数	24 个
使用试管范围	Φ10-29mm(液体体积 1-50ml)
最大升降行程	80mm
最大气体压力	0.2Mpa
最大气体流量	15L/min
气接头外径	ф 7mm
气针长度	120mm
加热功率(W)	1000W
熔断器	250V 8A Φ5×20
工作尺寸	Ф 400×200mm
外形尺寸(mm)(长×宽×高)	420x420×850mm
重量(kg)	26



网址: <u>www.cm17.com.cn</u> 电话: 010-82928824/82911961