

## LB-TK-3 微生物气溶胶发生器

微生物气溶胶发生器采用国际上最先进的活塞式压缩机，具有免维护，不需冷却水，原液雾化，噪声低，寿命长，操作方便，雾化强劲，雾化微粒超细，更容易气溶胶扩散等特点。

### 一，操作前的准备

- 1: 打开主机上盖，取出雾化器。
- 2: 分离雾化器，握住储液罐，逆时针转动上盖并向上拉动，即可卸下上盖。
- 3: 分离喷雾帽和储液罐，握住储液罐，抓住喷雾帽（蓝色）两翼往上拉，即可卸下喷雾帽。
- 4: 用消毒液浸泡清洗，在用清洁水冲洗，擦干，保存。

### 二，清洗后雾化器的组装

- 1: 把喷雾帽（蓝色）插到储液罐中间的喷气尖嘴上，使其插入定位压紧。
- 2: 上盖对准储液罐顺时针转动旋紧。

### 三，加液方法

从上盖的喷嘴或旋开上盖，将液体倒入储液罐。


### 四，操作方法

- 1: 雾化器插入三脚架的圆环内。
- 2: 用气管连接主机出气口 — 雾化出气口。
- 3: 往储液罐倒入菌悬液。
- 4: 拨动主机开关，启动主机，使雾化器喷雾。

### 五，安全注意事项

- 1: 不能任意打开主机
- 2: 该机器不防水，不得将主机浸入水中。
- 3: 在关闭机器时，请先关闭主机，再拔掉主机的电源插头。
- 4: 开始清洗前，一定要切断主机的电源。

## 六，微生物气溶胶发生器 示意图

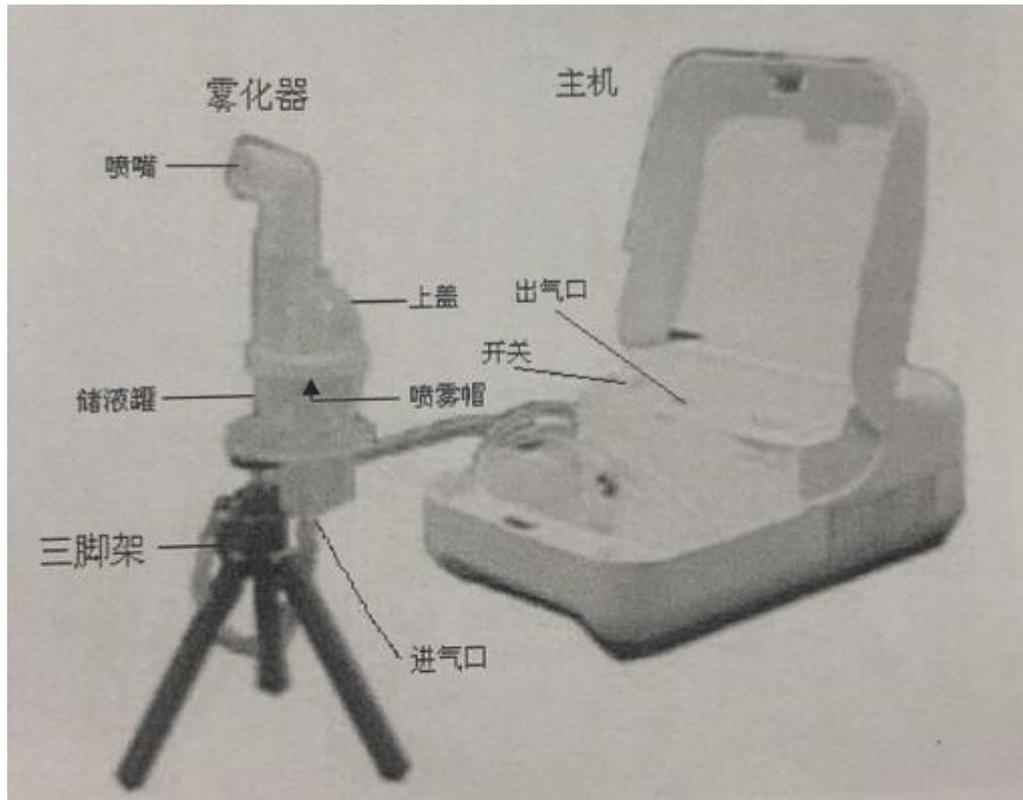

最大储液量：20ml 最大雾化量：0.3ml/min 雾化颗粒：3.2um  
电源：AC220V 50HZ 输入功率：100VA