

股权代码 301867













SJB-802 型便携式重金属离子分析仪



SJB-802 型重金属快速检测仪,采用阳极溶出伏安法,既支持丝网印刷电极,又支持三电极测量,可应用于铅、镉、铜、砷、汞、锌、硒、锰、镍、铬等重金属的检测。该仪器拥有与原子吸收等大型仪器相近的检出限和检测灵敏度,设计新颖,体积小巧,操作简单,智能化程度高,误差小等特点。

仪器所采用的丝网印刷电极,在检测过程中无需对电极进行预处理和维护,具有即插即用、即用即抛、低成本、高灵敏度和易于规模化生产等优点,可广泛应用于环境检测、社会安全和科学研究等领域,具有广泛的应用价值和广阔的市场前景。

特点:

- 4.3 寸高亮彩屏,菜单式操作,简单易上手;
- 可视化设计:
- a) 自动标定、自动清洗,操作过程界面显示;
- b) 测量、标定、清洗等过程等待时间界面显示;
- c) 灵敏度选择不当时会作提示;
- d) 显示测量扫描曲线, 便于读数分析;
- 采用阳极溶出伏安法,检出限低,最低可至 0.1ppb;
- 采用三电极检测系统和印刷电极系统,配合上搅拌搅拌系统,确保检测准确性;
- 检测速度快,单次测量最快可在5分钟内完成;
- 内置快速测试、标准测试、标准添加等多种测量模式,检测方法可直接调用,快速测试 模 式三步完成检测,快速方便:
- 内置铅、镉、铜、砷、汞、锌、硒、锰、镍、铬 10 种离子的检测方法,直接调用;通过软件升级轻松拓展其它重金属离子检测方法;



股权代码 301867













- 符合 GLP 规范,支持数据存储、删除和查阅,最大存储量 2000 组。同时支持数据输出 保存至 SD 卡:
- 具有标准 USB 通讯接口以及 REX 数据采集软件,支持与 PC 连接和数据输出;
- IP65 防护等级,多种供电方式,支持与常用手机充电器的通用交流电源适配器配用,支 持4节5号可充电镍氢电池供电、USB端供电、外置式移动电源、USB车载电源;适于移动 测量;
- 耗材自主开发,配套试剂满足不少于50次测量,成本优势明显。

技术参数:

电极系统	型号 技术参数	SJB-802
三电极系统	测量范围	 锌、铅、镉、铜、砷: (0~1000) μg/L; 可扩展至 10mg/L; 汞、镍、铬: (0~100) μg/L; 可扩展至 1mg/L; 硒、锰: (0~500) μg/L; 可扩展至 5mg/L
	极化电压准确度	不超过±1%或±5mV (≤0.5V 且≥-0.5V)
	检测限	铅、镉、砷、铜: ≤0.5μg/L; 锌、硒、锰、镍、铬: ≤1μg/L; 汞: ≤0.1μg/L
	示值误差	铅、镉、砷、铜、锌、硒、锰、镍、铬: 不超过±5%或±5.0μg/L (≤100μg/L); 汞: 不超过±5%或±3.0μg/L (≤60μg/L)
	重复性	≤3%
	电源电压变化对浓度测量值 的影响偏差	不超过±10%
	环境温度变化对极化电压的 影响偏差	不超过±0.5mV/℃
印刷电极系统	测量范围	铅、镉、砷: (0~200)μg/L; 汞: (0~100)μg/L
	极化电压准确度	不超过±1%或±5mV (≤0.5V 且≥-0.5V)
	检测限	铅、镉: ≤5μg/L; 砷: ≤10μg/L; 汞: ≤1μg/L
	示值误差	铅、镉、砷: 不超过±10%或±5.0μg/L (≤50μg/L); 汞: 不超过±10%或±3.0μg/L (≤30μg/L)

QQ: 971506394