

脑力体定位仪-里臂标准



产品描述:,,

- 适用于大小鼠等脑部定位
- XYZ 三坐标移动范围 0-80mm, 读数精度 10um
- 可进行三维空间的准确定位以及角度的旋转调节
- 垂直方向可 180 度旋转并随时锁定任意位置
- 垂直锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作,精确设计的侧向旋转操作空间
- 特殊工艺处理的刻度部件,消除读数产生的疲劳感,动物适配器头部采用曲线设计弹簧结构压紧,不伤害动物头部结构组织又达到固定目的;
- 耳杆采用压板方式同时增设了弹簧;左右对称向中间推进两边读数一致;
- 可配套微量注射泵、显微摄像装置、颅钻、电极等精确定位;
- 可选配不同动物适配器大鼠、小鼠、猫、兔、壁虎及豚鼠等
- 简洁、精巧的外观,方便、灵活的安装和调节方式


技术≦数:

- X轴旋转: -90° ~90°
- Z轴旋转: -90° ~90°
- X、Y、Z 轴调节范围: 0~80mm
- 调节精度: 10um
- 旋转式脑定位仪可根据需要自由配置单臂、双臂,单臂数显、双臂数显用于同时记录和 刺激
- 配置不同的耳杆、适配器,可以适用于大小鼠等其它小动物实验。

迈越生物





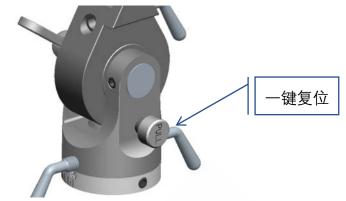

维护和保养:

- 用酒精或温和清洁剂擦拭立体定位仪器
- 保持立体定位仪没有灰尘和碎屑
- 切勿对仪器进行高压灭菌
- 如有必要可使用气体或杀菌剂对立体定位仪消毒
- 立体定位仪仪器在室温环境: (25/-25) ℃, 湿度 45-65%
- 整机质保3年,终生维护

仪器配置清单:

序号	名称	数量	内容
01	主机	1台	底板、U 型支架、燕尾组件
02	大鼠适配器	1台	标配 1 台
03	标准夹持器	1套	V型夹、锁紧螺丝
04	耳杆	1副	左右各1件
05	十字臂	1台	4*90°旋转功能
06	360°旋转组件	1台	1 键复位功能





产品咨询

微信小程序