

# GCLC

## Sealer X3plus 大肠杆菌检测仪



封口完成快

预热时间短

连续封口不间断，工作效率大步提升

智能化设计，自动显示错误信息

休眠模式，更加节能

捷思实验器材（上海）有限公司

# 饮用水检测

--适用于自来水系统、疾病预防控制中心、进出口检验检疫系统、第三方检测实验室


唯一符合国家《生活饮用水标准检验方法》GB5750-2006固定底物酶底物法  
无需在无菌室操作



**1** 将试剂加入到100ml水样中，混合均匀



**2** 倒入定量盘：  
无需稀释定量范围  
1-200MPN/100ml 总大肠菌群和大肠埃希氏菌

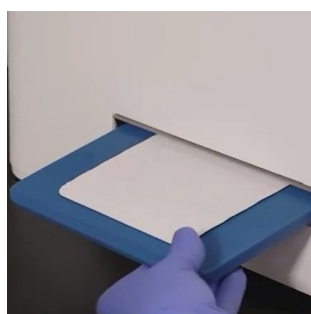

**3** 在定量封口机上封口后  
36±1°C培养24小时



**4** 结果读取：  
无色：阴性  
黄色：总大肠菌群阳性  
黄色且荧光：  
大肠埃希氏菌阳性  
对照MPN表计数定量

# 地表水、污水检测

--适用于环境监测站、污水处理厂、水文站等系统

**1** 将试剂加入到100ml水样中，混合均匀

**2** 倒入定量盘：无需稀释定量范围，1-24190MPN/L粪大肠菌群

**3** 在定量封口机上封口后，44.5±0.5°C培养24小时

**4** 结果读取：无色：阴性；黄色：总大肠菌群阳性；黄色且荧光：大肠埃希氏菌阳性，对照MPN表计数定量

