


# 大容量核酸采样管混匀仪

最大192管，振幅40mm，快速混匀

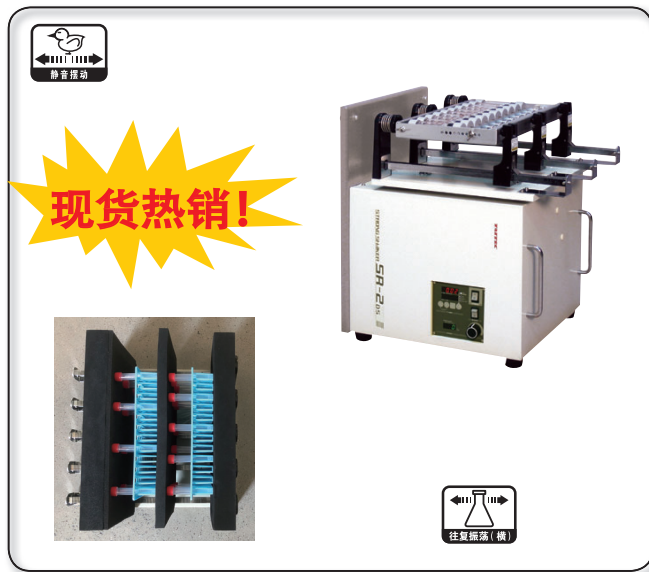

兼容所有采样管、管架

20孔、30孔、48孔、96孔等

单管、5混1、10混1、20混1等

## 主要用途

- 核酸采样管的混匀
- 病毒采样管等的混匀
- 任意形状样品容器的混匀

通过SS静音摆动形成强力而安静的振荡 (溶液声音除外)

TAITEC 独创的 SS 形静音摆动构造，噪音仅约为 45dB (相当于图书馆或安静住宅区的噪音)，达到强力而安静的振荡效果，全球独创。

采用独创的棘轮式支架，轻松固定大小容器

丰富多样振荡台的支架，采用女性也可轻松固定容器的构造。另外，针对球型、双重管型、梨型不同形状及尺寸，备有丰富的配件供选择。



① 左起分别为球型、双重管型、梨型

承重量大，支持批量处理

不仅运转声音小，而且有约7.5kg的承重量

## 独特性能

● 独特的SS形静音摆动构造，无轨道摩擦，无滚轮或轴承上下运动，大幅降低机器噪音，噪音不超过45dB，独一无二。

● 有定时振荡、间隔振荡、预约振荡3种定时模式。

● 有万能容器适配器，适合大部分容器，可以安装在分液漏斗夹具上。

● 重量49KG，仪器在振荡中不滑动、不移位。



① 操作面板

单面水平或垂直振荡，可以选择更多类型夹具

速度和时间数字显示，采用多功能定时器

当定时器运转时可以显示设定时间及经过时间，振荡OFF时，振荡时间可暂时停止。即使不使用定时器，也可表示累积时间，可以随时确认振荡时间(并有蜂鸣器提示功能)。

定时器也可以设定间隔振荡，例如振荡30分钟—暂停5分钟—振荡30分钟—暂停5分钟...反复进行。可以利用暂停时间去气泡，非常方便。



回家前设定任意时间开始，第二天上班后结束振荡，可以马上进入下一步。



|        |   |
|--------|---|
| 型名     | SR-2ES  |
| 振荡方式   | 往复振荡(垂直水平两用)                                      |
| 振荡速度   | 垂直振荡: 100 ~ 300r/min( *1 )<br>水平振荡: 50 ~ 300r/min |
| 振幅     | 40mm( 固定 )  |
| 容许负载重量 | 约7.5kg( 包括振荡平台 )                                  |
| 振速显示   | 数字显示  |
| 定时器    | 数字式ON-OFF定时器(1分~99小时59分)<br>可以设定间隔振荡、任意时刻开始振荡     |
| 外形尺寸   | 410×585×500Hmm                                    |
| 主机重量   | 约49kg   |
| 电源     | AC220V·0.5A                                       |

(\*1) 50 ~ 99r/min的速度，可能会出现不顺畅的振荡。

● 外形尺寸不包含突出部分。● 图片上的容器不标配。

TAITEC