

# 南京金实 GENSCIENCE

Pro8085/8105

实验室公共平台 冷冻干燥机

地址:南京市栖霞区经济技术开发区恒谊

路1号联东U谷18号楼

电话: 025-86562535

网址: www.genscience.cn





# 公司简介



















南京金实仪器设备有限公司是一家集科学仪器研发,生产,销售于一体的专业型公司。公司位于长江三角洲经济快速增长区,六朝古都一一南京。 自公司创立以来,一直专业致力于国产高端冷冻干燥机、真空离心浓缩仪等仪器的研发与生产,历经数年的冷冻干燥机理论积累与技术研发探索,公司投入建设新的研发生产基地,致力于打造国产高端冷冻干燥机,打破中国乃至全球市场对于国产仪器的固有印象,摆脱中国市场对于进口仪器的依赖。

公司积极践行企业责任,以"匠心"精神为中国研发出自主、安全、可控的国产仪器作出有效探索,让科学仪器仪表行业充满中国"智"造。

# 实验室公共平台冻干机



#### ● 电磁阀设计,真空控制更精确

采用原装进口真空传感器,让真空测量更准确;采用原装进口电磁阀,让真空控制更精确。

#### ● 高精度传感器,数据更准确

0001-1000mbar 高精度皮拉尼传感器,全量程真空度可调可控,避免了因真空不可控带来的特殊物质起泡、吹瓶及冰核等样品问题,可通过合理的真空控制加快冻干速度。


### 

#### ● 先进制冷系统,降温更迅速

极速降温,大幅度减少样品准备时间。

#### ● 样品温度模拟、智能化推荐最佳冻干条件

软件拟合冰水饱和蒸汽压曲线,设备模拟出样品在冻干过程中的介面升华温度,相比较传统实验室温度探头无法插入已经冻固体的样品的无效设计,该软件更直观的模拟了样品在升华时的温度参数,并实现样品温度的控制和调节,更实用便捷。

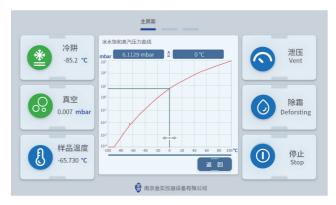


手动控制界面

#### ● 冻干方案随心设

可**手动控制冻干**,也可**自动程序冻干**,设定冻干程序,设定系统预热、主干燥和次干燥分步进行,独立设定每一步的真空度和对应的时长,保证样品的冻干效率和效果,也可以一键启动程序,便捷快速。



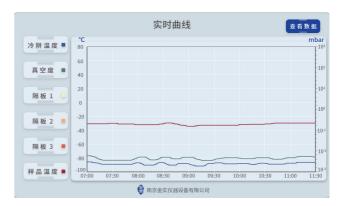

自动程序冻干界面

#### ● 自动泄压, 样品更安心

进气速率稳定,保护样品完整性,可回填惰性气体,提供无氧洁净环境。

### ● 压力保护装置, 使用更放心

当设备环境温度过高时,保护装置启动保护设备,避免高压运行 带来的损伤。

#### ● 一键除霜,操作更便捷

可在实验结束后,一键启动,自动加热冷阱盘管,快速去除冷阱结冰。

### ● 操作人员权限,仪器更安全

软件加强冻干机的使用管理;设备记录运行时间,维护时间和泵油更换时间,便于维护保养。

# 实验室公共平台冻干机

# Pro-8085/8105

# 智能操控 高效冻干

大尺寸彩色触摸屏,采用全新 lyoS 控制系统,操作方便,过程实时掌握。可选择手动冻干,自动程序冻干,满足不同使用需求。标配进口真空泵,真空计,电磁阀,实现真空控制,冻干周期缩短 40%。整体性能优于进口冻干机的技术标准。



#### 设计特色:

#### 大尺寸隔板

三层独立控温加热隔板,控温范围可从室温 +5℃到 60℃,隔板间距超过 10cm,隔板面积 0.43 m²,冻干速度更快。

## 一键泄压

自动泄真空,氮**气回填,泄压速** 率可通过针阀调节。

#### 前开门设计

操作简便,不需要**繁琐的搬动冻** 干舱。

### 紧凑设计

一体化结构设计,内部集成真空 泵,简洁大气,无死角便于清洁。 节约您宝贵的实验室空间;



### 不锈钢冻干舱

采用不锈钢冻干舱, 耐腐蚀防老 化易清洁;

### 门锁设计

操作简便,密封性能优秀,长时间使用密封效果几乎无衰减;

### 外置盘管冷凝器

直接捕冰盘管式冷凝器设计,降 温速度更快,凝冰效率更高; 特氟龙涂层的防腐处理,耐受有 机溶剂;

## Lyo S 操作系统

软件功能:真空度自动控制,模 拟样品升华界面温度、程序设定 工艺步骤、自动泄压、热气除霜、 工艺曲线记录等;

# 实验室公共平台冻干机

# 金 金实品质 精诚所至

# Pro-8085/8105

# 大面积冻干 操作简便

### 实验室公共平台设备特点

- 1. 使用人员多,操作人员对设备熟练程度不一致;
- 2. 样品种类较多,包含各种样品,包括水溶剂样品和有机溶剂样品;
- 3. 样品量多少不确定, 样品有时多, 有时少;
- 4. 样品种类不同,样品干燥周期不确定,有的样品干燥快,有的干燥慢。



### 解决方案:

#### ● 易操作

操作简单,不用像钟罩式冻干机那种转移样品,操作界面大,清晰。

### ● 冻干快

隔板标配加热功能,某些样品需要热量时候可快速冻干。

#### ● 面积大

隔板面积大,达到0.5平方,少量或大量样品都能冻干。

#### ●耐腐蚀

冷凝器温度低,至少为-85°C,水溶剂和有机溶剂都能冻干,除了冻干舱门,腔体内部均为不锈钢,耐受有机溶剂腐蚀。

立旦会對		
·····································		
冷阱温度	-85°C	-105°C
隔板控温范围	室温 +5℃到 60℃	
最大凝冰量	12Kg	
凝冰效率	8Kg/24h	
极限真空度	0.01mbar/1pa	
真空控制范围	0.001-1000mbar	
泄压方式	手动泄压,一键泄压,自动氮气回填	
样品温度	冰上饱和蒸汽压模拟升华温度	
冻干面积	0.43 m²(三层独立控温加热隔板)	
除霜方式	热气除霜	
主机质量及功率	质量 100kg,功率 0.9KW	质量 120kg,功率 1.8KW
主机尺寸	W850*D600*H1400mm	



# 南京金实仪器设备有限公司

🥊 地址: 南京市栖霞区经济技术开发

区恒谊路一号联东 U 谷 18 号楼

电话: 025-86562535

) 网址: www.genscience.cn



金实官网 关注微信视频号 金实官网 金实冻干课堂





金实微信公众号