

让我们提供：更好的产品，更好的服务！



DM 1200

钙铁分析仪 (2021款)

获全国首张辐射豁免函
是真正的绿色环保产品

最先推出不
含放射源的
钙铁分析仪
最快仅15秒

采用

能量色散 X 射线荧光
(EDXRF) 分析技术
铍窗充气正比计数管，
硬质样品比例法
触摸式彩色高清屏、多
道脉冲分析器等

符合标准：

GB/T 176
JB/T 11145
JC/T 1085



上海爱斯特电子有限公司
SHANGHAI EAST ELECTRONIC CO., LTD.

概述

DM1200 钙铁分析仪是本公司的第四代钙铁分析仪。它与前三代最大的不同在于它**不含同位素放射源**，是在全国最先推出的不含同位素放射源的钙铁分析仪。它采用能量色散 X 射线荧光 (EDXRF) 分析技术、小型 X 光管做激发源、薄铍窗充气正比计数管、特殊的光路系统和硬质样品比例法，从而达到很高的准确度。其符合国家标准 GB/T 176—2017《水泥化学分析方法》的相关要求，符合行业标准 JC/T1085—2008《水泥用 X 射线荧光分析仪》，符合行业标准 JB/T11145—2011《X 射线荧光光谱仪》。**只要压个片就能在 30 秒内**测出生料、熟料或水泥中 CaO、Fe₂O₃ 的浓度。

DM1200 钙铁分析仪是本公司的拳头产品，在国内市场占据 70% 以上的份额，行销全球水泥企业。从三十几年前第一代的 DM1001、到第二代的 DM1010、再到第三代的 DM1010A，直至第四代的 DM1200，DM 系列钙铁分析仪已销售一万多台，用户三千多家，是世界上销量最多的钙铁分析仪。

DM1200 钙铁分析仪 2021 款除保持了原有 DM1200 的优点外，还进行了以下重大改进：

(1) 大屏幕彩色触摸式液晶屏代替原黑白液晶屏和键盘，改善了用户的操控体验。

(2) 新的大规模集成电路 CPU 代替原老的如 80C31 等 CPU，没有数据总线与外部设备或外部芯片直接连接，极大地提高了系统的可靠性，基本消灭了死机现象。

(3) 用贴片电路代替原立式电路，减少了电路板的面积，并能大规模机械化生产，极大地提高了硬件的可靠性，使仪器的返修率降到最低。

(4) 用热敏打印机代替了原来的针打印机。

(5) 用最新设计的采用 CPLD, FPGA, DSP 等技术的多道脉冲幅度分析器及可变增益放大器代替原单道脉冲幅度分析器及固定增益放大器，极大地提高了仪器的长期稳定性。

DM1200 钙铁分析仪 2021 款的推出是本公司实现自我超越的成果，必将使本公司在 X 荧光分析仪领域保持长久的国内领先地位。

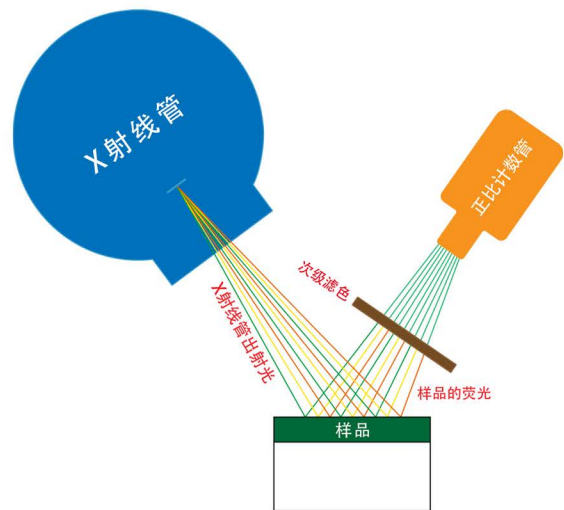


图 0. EDXRF 分析技术原理图

适用范围

主要用于水泥生料、熟料、水泥和原料等物料中 CaO、Fe₂O₃ 的浓度测量，并通过测量生料中 CaO、Fe₂O₃ 的浓度来控制熟料的质量，通过测量熟料和水泥中 CaO 的浓度来确定混合材的参杂量。可单机使用，也可联机使用为生料配料自动控制系统提供检测讯号，形成“分析仪 --- 微机 --- 皮带秤”自动控制系统。

除水泥工业外，也可用于发电厂、砖瓦厂、冶金、石油、地质矿山等部门的固体、液体和粉末样品中 SO₃、CaO、Fe₂O₃ 的浓度分析。

特点

- 快速同时** —— 所需测量元素同时快速分析，一般几十秒给出浓度结果。
- 高准确度** —— 采用 EDXRF 技术，低本底薄铍窗正比计数管，次级滤光片。极大地提高了仪器的灵敏度和峰背比，具出色的重复性和再现性，极高的准确度。
- 向下照射** —— 采用 X 射线向下照射系统，杜绝了样品粉末污染损坏探测系统的可能，特别适合水泥生熟料等粉末样品。
- 长期稳定** —— 采用可变增益数字多道，有增益调整、比率校正、偏差修正等功能，具极好的长期稳定性。
- 环保节能** —— 射线防护达豁免要求。分析时不接触不破坏样品，无污染，无需化学试剂，也不需要燃烧。
- 使用方便** —— 触摸屏操作。样品粉碎压片放入仪器后只需按 [启动] 键即可，真正实现一键操作。
- 高可靠性** —— 一体化设计，集成化程度高，环境适应能力强，抗干扰能力强，可靠性高。
- 数据传存** —— 可存储海量数据，支持掉电后保持数据，并可随时查看。并将存储数据传输到 PC 机。
- 高性价比** —— 无需气体、真空、稀释，运行维护成本极低。价格为国外同类产品的一半，适应我国国情。

主要技术指标

X射线管	电压：≤10keV，电流：≤0.5mA，功率≤5W
探测器	超薄铍窗正比计数管
测量范围	CaO、Fe ₂ O ₃ 分析范围均可调节，通过标定工作曲线的方法选定
测量范围宽度	CaO _{max} —CaO _{min} ≤7%，Fe ₂ O _{3max} —Fe ₂ O _{3min} ≤5%
测量精度	S _{CaO} ≤0.09%，S _{Fe₂O₃} ≤0.05%
符合标准	GB/T 176—2017，JC/T1085—2008，JB/T11145—2011等
系统测量时间	1~999s，推荐值：30s
使用条件	环境温度：5~40℃，相对湿度：≤85%(30℃)，供电电源：220V±20V，50Hz，≤50W
尺寸及重量	470mm (W) × 365mm (D) × 130mm (H)，15kg

公司其它同类产品

DM 2100 型
X 荧光多元素分析仪



DM1240 型
X 荧光硫钙铁分析仪



DM2500 型
MMEDXRF 轻中元素光谱仪



DM8000 型
多元素分析仪(波散)



上海爱斯特电子有限公司主要从事 X 射线类仪器特别是 X 射线荧光 (XRF) 光谱仪的开发和生产。公司位于人杰地灵的金山区，在 G1501 亭枫公路出口旁，公司占地 12 亩，厂房面积 7500 平方米，固定资产近亿元。公司骨干源于核工业部国营 263 厂，为具有数十年 XRF 仪器研制经验的高级技术人员，员工 80% 以上为具有本科以上学历。公司自 1993 年成立以来，已生产 DM 系列 X 荧光钙铁分析仪、测硫仪、多元素分析仪、波长色散光谱仪等一万多台。公司还大量生产 X 射线灌装液位计、X 射线测厚仪等。公司用户遍布全国各地，在建材行业，全国水泥厂大部分已使用本公司的分析仪，在石油、环保行业，本公司的 X 荧光测硫仪市场占有率名列前茅。目前公司还涉足冶金、化工、地质、矿山、电子电气、食品机械等多个行业。公司每年的科技投入占销售额的 20% 以上。公司产品无论技术、质量、市场占有率均居国内领先地位，部分产品达到甚至超过国外同类产品。其中 DM2100 型 X 荧光多元素分析仪被认定为上海市高新技术成果转化项目，并获上海市科技创新基金。获国家发明专利二项 (①专利名称：X 荧光多元素分析仪，专利号：ZL 200610025556.1。②专利名称：单色激发能量色散 X 射线荧光 (MEDXRF) 光谱仪，专利号：ZL 201811272585.7)。

地址：上海市金山区朱泾工业
区中发路169号
邮编：201500
电话(总机)：021-64851191
电话(直线)：021-54500549
021-64850549
电话(手机)：13801632300
13311916785
传真：021-57348305
E-mail：eastsc@163.com
网址：www.eastcc.com.cn