



上海沪析实业有限公司  
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.



HICE-4 4 度电子冰盒

## 1、产品应用

本仪器是采用微电脑控制和半导体制冷技术制造的一款恒温产品，开机后一键式启动 4℃ 恒温功能，也可手动设定或调节温度，可对样本进行加热、制冷、恒温，可广泛应用于低温实验试剂或实验样品在实验操作过程中的短期保存。该仪器可替代实验室内制冰机，冰盒，冰袋等，减少污染，干净卫生。是分子生物学实验室常备通用实验仪器。

## 2、产品特点

1. 操作简单方便，超大的显示屏使数据一目了然；
2. 4.3 寸 TFT 电容屏显示，人机友好的触摸式操作界面；
3. 所有图标均采用动态显示，更加的人性化；
4. 自动故障检测及蜂鸣器报警功能，温度偏差校准功能；
5. 透明保温盖采用耐高温 PC 环保材质，一体化设计防止丢失，内置超温保护装置，多重安全保护功能，符合 CE 安全标准，安全可靠；



6. 可选配 USB 或上位机通讯功能。

### 3、技术参数


型号	HICE-4
温度设置范围	-10 ~100 °C
显示方式	4.3 寸高清晰电容屏
控制方式	全屏 TFT 触摸式
一键式 4°C 恒温功能	有
工作或故障报警提示功能	有
温度校对功能	有
温度动态显示功能	有
电脑或上位机控制	可选配 USB 接口
电源输入	100-240V/50-60Hz~1.0A
时间设置	手动控制或连续运行
控温精度	$\leq \pm 0.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
显示精度	0.1 °C
模块温度均匀性	$\leq \pm 0.3 \text{ }^{\circ}\text{C}$
升温时间	$\leq 15$ 分钟 (20°C 至 100°C)
降温时间	$\leq 10$ 分钟 (室温 25°C 降至 4°C)
标配离心管模块	35*2.0ml
可选配离心管模块	HX-A、HX-B、HX-C、HX-D、HX-E、HX-F、HX-G、HX-H、HX-J、HX-K、HX-L、HX-M、HX-N
控温方式	半导体
输入功率	250W
熔断器	250V 3A $\Phi 5 \times 20$



上海沪析实业有限公司  
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

外形尺寸 (mm)	280*210*180
包装尺寸 (mm)	340*265*235

#### 4、可选模块

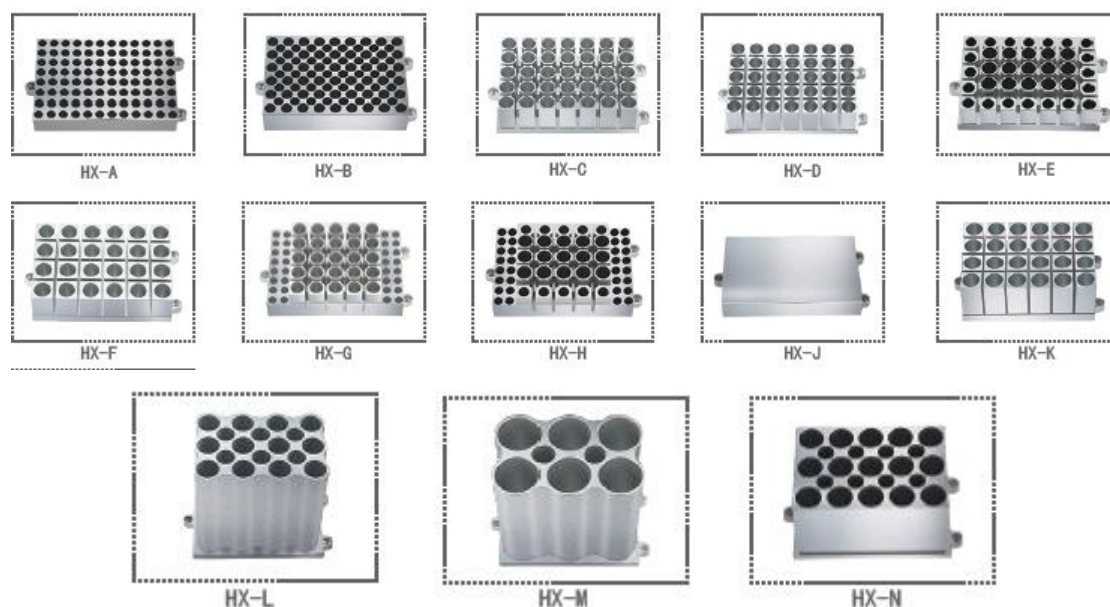

HX-A	96*0.2ml 标准板 100℃
HX-B	54*0.5ml 离心管 100℃
HX-C	35*1.5ml 离心管 100℃
HX-D	35*2.0ml 离心管 100℃
HX-E	20*0.5ml+15*1.5ml 离心管 100℃
HX-F	24*直径≤Φ12mm 试管 100℃
HX-G	32*0.2ml+25*1.5ml 离心管 100℃
HX-H	32*0.2ml+10*0.5ml+15*1.5ml 离心管 100℃
HX-J	96*0.2ml 微孔板(酶标板平板) 100℃
HX-K	24*5ml 离心管 100℃



上海沪析实业有限公司  
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

HX-L	12*15ml (最高转速 600rpm) 100℃
HX-M	6*50ml (最高转速 600rpm) 100℃
HX-N	15*10ml 离心管 100℃

#### 5、装箱清单

名称	数量
主机	1 台
电源线	1 根
合格证 (含保修卡)	1 份
说明书	1 份
保险丝	2 只
标配模块 (2ML*35 孔)	1 块 (已安装仪器内)