

# Yalin

# Yalin



## 迷你离心机 使用说明书

公司：上海亚霖科技有限公司

地址：上海市嘉定区外冈镇银龙路258弄金地威新智造园20号楼5楼

网址：www.first17.cn

座机：021-59906008

- 2 -

- 1 -



### 三、产品介绍



### 二、产品概述

Yalin 迷你离心机采用国际先进的设计理念 and 制造技术，外形流畅美观，结构紧凑牢固，通用性强、操作简单等优点，为科研实验不可多得的一款仪器。该款迷你离心机主要适用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开；或将乳浊液中两种密度不同的液体进行分离。

### 一、产品简述

## 四、产品参数

型号	MCF-5K	MCF-7K
产品名称	迷你离心机	
产品图片		
控制方式	定速	
LCD显示	NO	
最大相对离心力	1080xg	3286xg
最高转速	5000rpm±5%	7000rpm±5%
转头容量	二合一转子 0.2/0.5/1.5/2ml*12+0.2ml*8*4 (离心管) 0.5/1.0ml*12 (微量采血管)	
最快加/减速时间	<12s / <15s	
最高转速下噪音	≤47db(A)	
输入功率	20W	25W
电压/输入电压	AC100-240V / DC24V	
允许环境温度湿度	5~40°C, 80%RH	
产品尺寸 (MM)	185*180*135	
包装尺寸(MM)	350*170*230	

## 五、正确使用

/// 基本使用

### 应用

> 主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开

- 3 -

## 交货清单

> 迷你离心机 > 多功能转子 > 适配器 > 电源线 > 使用说明书



## 产品合格证明书

产品名称：                         **迷你离心机**

产品型号： MCF-5K     MCF-7K

生产日期：                        

- 5 -

## 使用用途

> 广泛应用于各大院校、环保、卫生、防疫、化工、自来水、医疗等单位。

## 使用步骤

- > 插上插头
- > 放置离心管，盖上上盖
- > 打开机身侧面的开关

## ▲ 仪器使用环境

- > 室内使用
- > 海拔高度：≤2000m
- > 仪器工作适用于环境温度范围是+5℃~+40℃
- > 仪器工作适用相对温度范围为≤80%
- > 周围无影响性能的振动和气流存在
- > 周围空气中无导电尘埃爆炸性气体和腐蚀性气体存在
- > 仪器工作时前后左右保持10cm的安全距离

## ▲ 安全注意事项

- > 严禁双手沾有液体时拔插电源接头及拨动开关电源按键！
- > 严禁仪器带电时拔插电源插头！
- > 严禁通电状态下维护保养擦洗仪器！
- > 严禁将仪器安装在凹凸不平、摇晃震动的工作台面上！

- 4 -

## 产品保修卡

PRODUCT WARRANTY CARD

尊敬的客户：

感谢您选择我公司产品。若在购机后承诺的保修期内出现确属产品质量问题所导致的故障，我公司将为您提供免费的维修服务，希望您能协助做好以下工作：

- 一、购机后妥善保管保修卡，并认真阅读说明书。
- 二、保修时请出示保修卡、发票（也可传真出示），若无法出示保修单，即使在保修期内也将收费。
- 三、若邮寄保修，邮寄费用需您自行承担。

以下情况不在保修之列，但仍保证维修服务：

- 一、用户自行拆装或修理引起的机械损坏。
- 二、用户没有按照使用说明书安装使用、维护而引起的机器损坏。
- 三、对超过保修期产品仍然提供优质的维修服务，但将按规定适当收取相应服务费。

### 信息登记表

设备名称：                            设备型号：                          
购买日期：                            保修期限：                        

                          
维修单位名称                              
单位地址                              
电话号码                            

- 6 -