

Yalin

Yalin




公司：上海亚霖科技有限公司
地址：上海市嘉定区外冈镇银龙路258弄金地威新智造园20号楼5楼
网址：www.first17.cn
座机：021-59906008

HMS-300 加热磁力搅拌器 使用说明书

- 2 -

- 1 -

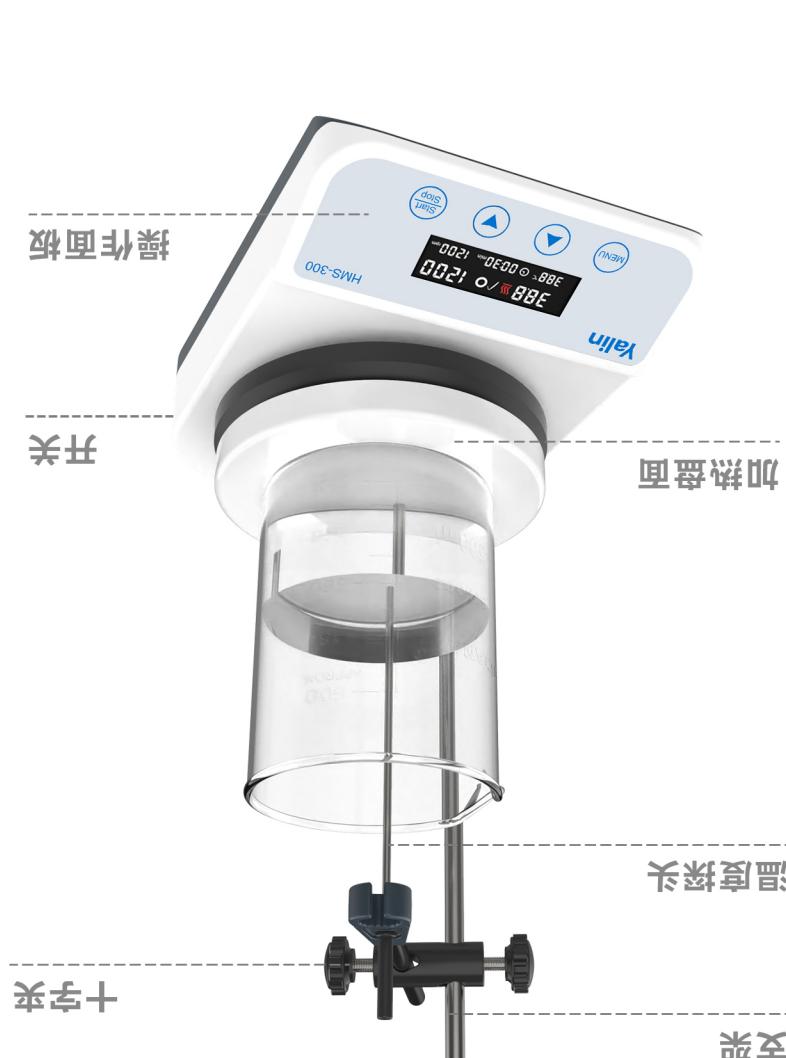

二、产品概览

该款加热磁力搅拌器主要用于搅拌加热低粘稠液体或固液混合物。优点，为科研实验不可多得的一款仪器精品。外形流线美观，结构紧凑牢固，高宽的通用性、简便的操作性等。

三、产品介绍

一、产品简述

四、产品参数

型号	HMS-300
产品名称	加热磁力搅拌器
产品图片	
电机类型	无刷电机
最大搅拌量	2L(H2O)
转速范围	50-1500rpm
定时范围	1min-12h
控制方式	数显+按键
磁子尺寸	30 mm
工作盘	φ135mm
工作盘温度	室温-310°C
温度传感器	PT1000/外置PT1000
额定功率	400W
电压	AC 110-220V
产品尺寸	225*155*90 mm

应用

> 主要用于搅拌加热低粘稠度的液体或固液混合物。

使用用途

> 广泛用于各大院校、环保、卫生、防疫、化工、自来水、医疗等单位的实验工具。

使用步骤

- > 打开电源
- > 按MENU键选择温度，按上下键设定，温度调到--：--为不加热
- > 按MENU键选择转数，按上下键设定，转速调到00：00不搅拌
- > 按MENU键选择时间，按上下键设定，时间调到--：--为长动（长动状态时间区域会隐藏，计时状态则显示时间）
- > 按STAT/STOP键开始/停止

▲ 仪器使用环境

- > 室内使用
- > 海拔高度：≤2000m
- > 仪器工作适用于环境温度范围是+5°C ~ +40°C
- > 仪器工作适用相对湿度范围为≤80%
- > 周围无影响性能的振动和气流存在
- > 周围空气中无导电尘埃爆炸性气体和腐蚀性气体存在
- > 仪器工作时前后左右保持10cm的安全距离

▲ 安全注意事项


- > 严禁双手沾有液体时拔插电源接头及拨动开关电源按键！
- > 严禁仪器带电时拔插电源插头！
- > 严禁通电状态下维护保养擦洗仪器！
- > 严禁将仪器安装在凹凸不平、摇晃震动的工作台面上！

- 3 -

- 4 -

交货清单

- > 加热磁力搅拌器 > 电源线 > 不锈钢支架 > 探头夹杆
> 十字夹 > 测温探头 > 搅拌子 > 使用说明书

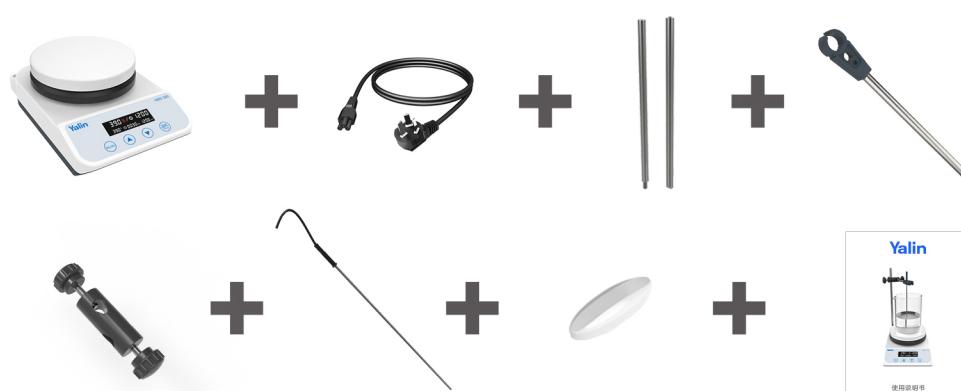

产品保修卡

PRODUCT WARRANTY CARD

尊敬的客户：

感谢您选择我公司产品。若在购机后承诺的保修期内出现确属产品质量问题所导致的故障，我公司将为您提供免费的维修服务，希望您能协助做好以下工作：

- 一、购机后妥善保管保修卡，并认真阅读说明书。
- 二、保修时请出示保修卡、发票（也可传真出示），若无法出示保修单，即使在保修期内也将收费。
- 三、若邮寄保修，邮寄费用需您自行承担。

以下情况不在保修之列，但仍保证维修服务：

- 一、用户自行拆装或修理引起的机械损坏。
- 二、用户没有按照使用说明书安装使用、维护而引起的机器损坏。
- 三、对超过保修期产品仍然提供优质的维修服务，但将按规定适当收取相应服务费。

产品合格证明书

产品名称：

加热磁力搅拌器

产品型号： HMS-300

生产日期：

信息登记表

设备名称：_____ 设备型号：_____

购买日期：_____ 保修期限：_____

维修单位名称

单位地址

电话号码