

# Yalin

# Yalin





公司：上海亚霖科技有限公司  
地址：上海市嘉定区外冈镇银龙路258弄金地威新智造园20号楼5楼  
网址：[www.first17.cn](http://www.first17.cn)  
座机：021-59906008

# 圆周（线性）摇床 使用说明书

- 7 -

- 1 -

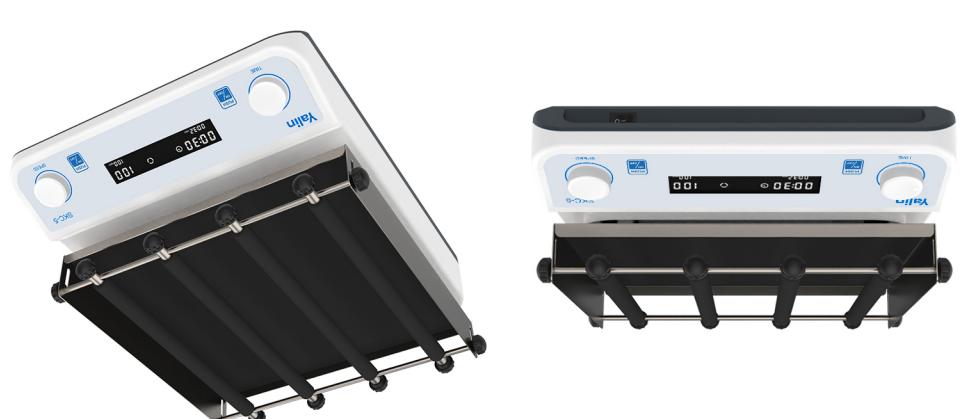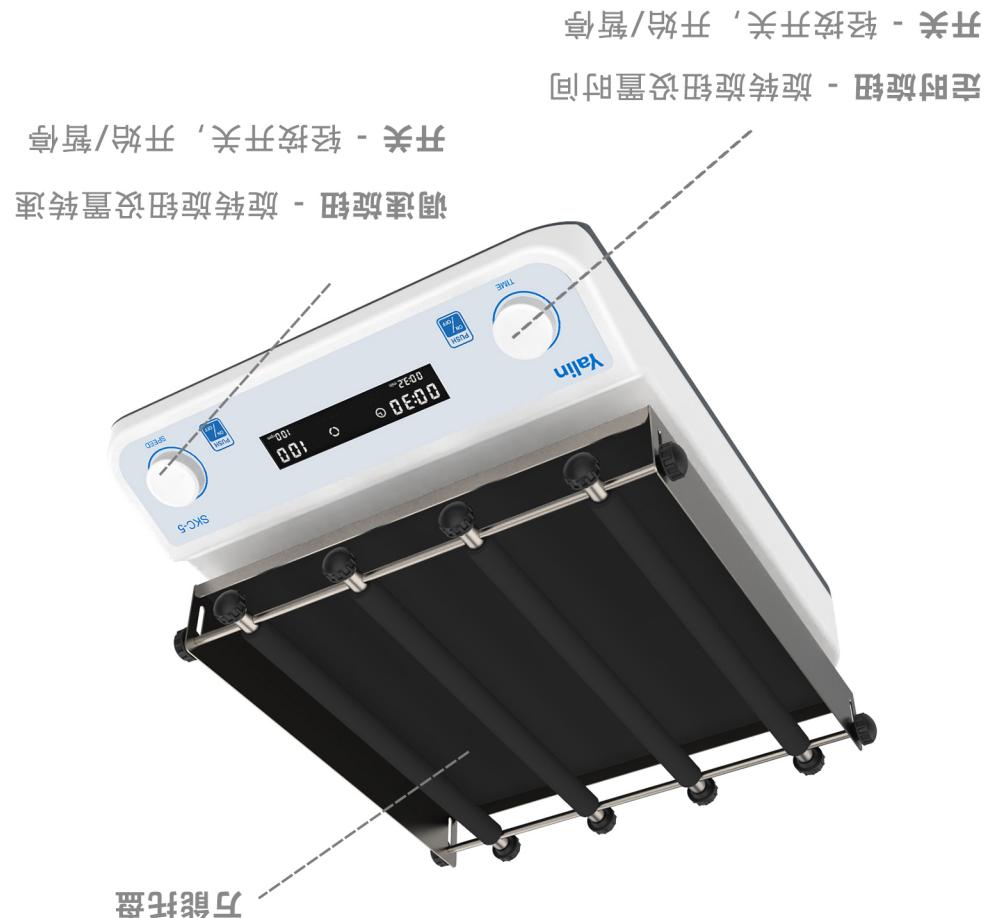

第二單元

**yalin 圖固（鐵性）**攝床採用國際先進的設計理念和製造技術，外形流暢美觀，結構緊湊牢固，高廣的通用性、簡便的操作性等优点，為科研驗必不可少的一款儀器。該款攝床主要應用於對攝蕊頻率有著較高要求的細菌培養、發酵、染交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等研究應用領域，是植物、生物、微生物、遺傳、病毒、醫學等科研究必不可少的實驗室設備。

三、产品介绍

## 四、产品参数

型号	SKC-5	SKL-5
产品名称	圆周摇床	线性摇床
产品图片		
转速范围	40- 200rpm	
托盘款式	万能托盘	
托盘尺寸	320*320*50	
转向	圆周	线性往复
最大承载	5kg(不含夹具)	
轨道直径	20mm	
电机	无刷电机	
时间设置范围	1min -23h59min	
允许环境温度范围	5 - 40°C	
允许相对湿度	80%	
外形尺寸	435*330*140	
电压/频率	AC100-240V 50/60HZ	
功率	45W	

## 使用用途

> 广泛应用于各大院校、环保、卫生、防疫、化工、自来水、医疗等单位的实验；是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研，教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。

## 使用步骤

- > 插上电源，打开开关
- > 将容器放置于托盘上，用夹杆夹紧
- > 左旋钮调整时间，右旋钮调整转速
- > 左旋钮或者右旋钮单按，都可以启动/暂停

## ▲ 仪器使用环境

- > 室内使用
- > 海拔高度：≤2000m
- > 仪器工作适用于环境温度范围是+5°C ~ +40°C
- > 仪器工作适用相对湿度范围为≤80%
- > 周围无影响性能的振动和气流存在
- > 周围空气中无导电尘埃爆炸性气体和腐蚀性气体存在
- > 仪器工作时前后左右保持10cm的安全距离

## ▲ 安全注意事项

- > 严禁双手沾有液体时拔插电源接头及拨动开关电源按键！
- > 严禁仪器带电时拔插电源插头！
- > 严禁通电状态下维护保养擦洗仪器！
- > 严禁将仪器安装在凹凸不平、摇晃震动的工作台面上！

## 五、正确使用

### /// 基本使用

### 应用

> 主要应用于对振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等研究应用领域。

- 3 -

- 4 -

## 交货清单

> 圆周（线性）摇床 > 电源线 > 使用说明书



## 产品保修卡

PRODUCT WARRANTY CARD

尊敬的客户：

感谢您选择我公司产品。若在购机后承诺的保修期内出现确属产品质量问题所导致的故障，我公司将为您提供免费的维修服务，希望您能协助做好以下工作：

- 一、购机后妥善保管保修卡，并认真阅读说明书。
- 二、保修时请出示保修卡、发票（也可传真出示），若无法出示保修单，即使在保修期内也将收费。
- 三、若邮寄保修，邮寄费用需您自行承担。

以下情况不在保修之列，但仍保证维修服务：

- 一、用户自行拆装或修理引起的机械损坏。
- 二、用户没有按照使用说明书安装使用、维护而引起的机器损坏。
- 三、对超过保修期产品仍然提供优质的维修服务，但将按规定适当收取相应服务费。

## 产品合格证明书

产品名称： 圆周（线性）摇床

产品型号：  SKC-5  SKL-5

生产日期：

## 信息登记表

设备名称：\_\_\_\_\_ 设备型号：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_ 保修期限：\_\_\_\_\_

维修单位名称\_\_\_\_\_

单位地址\_\_\_\_\_

电话号码\_\_\_\_\_