

Yalin


Yalin



SKW-Pro 三维摇床
使用说明书

公司：上海亚霖科技有限公司
地址：上海市嘉定区外冈镇银龙路258弄金地威新智造园20号楼5楼
网址：www.first17.cn
座机：021-59906008

- 2 -

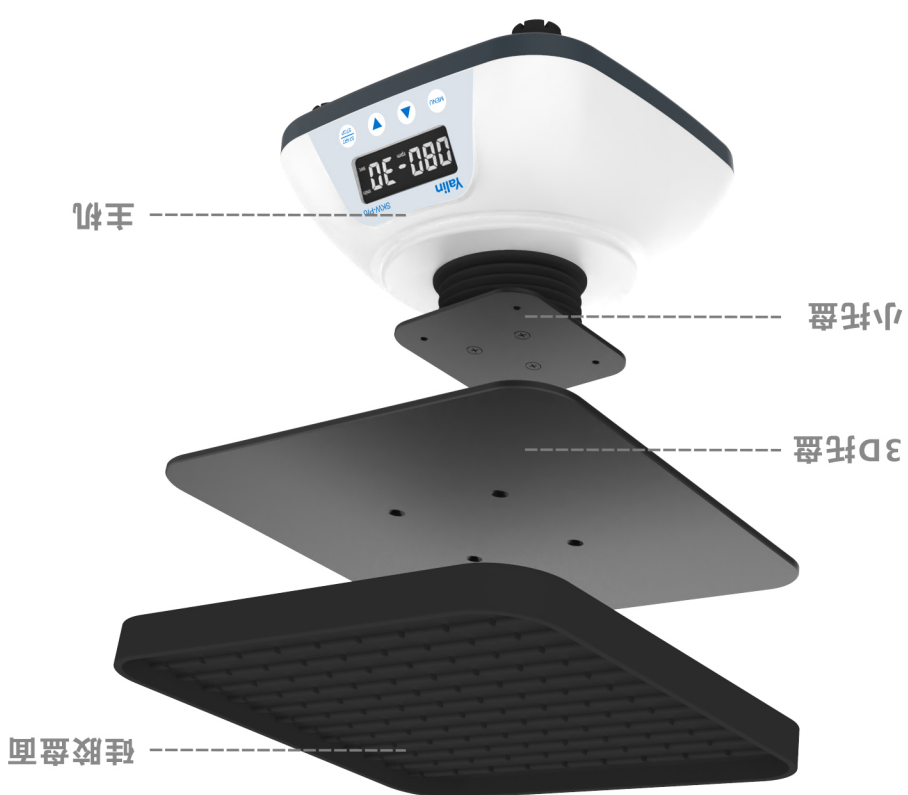

三、产品介绍

- 1 -



二、产品概览

Yalin 三维摇床采用国际先进的设计理念和制造技术，外形流畅美观，结构紧凑牢固，高度的通用性、简便的操作性等优点，为科研实验不可多得的一款仪器。该款摇床多应用领域的混合操作，包括：凝胶染色/脱色，样品洗涤，抗体染色，杂交，免疫沉淀，印迹，蛋白质印记，通过高效的三维圆周旋转混合，即可利用少量溶剂达到样品充分混合的要求；是生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研，教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。

一、产品简述

四、产品参数

型号	SKW-Pro
产品名称	三维摇床
产品图片	
类型	三维摇动
显示	LCD
倾斜角度	10°
托盘尺寸	184*184*15 mm
最大载重量	0.8kg
速度范围	10-80rpm
定时范围	1min-8h
功率	10W
电压	AC100-240V,50/60Hz
重量	2.8kg
尺寸	184*184*130 mm

使用用途

> 广泛应用于各大院校、环保、卫生、防疫、化工、自来水、医疗等单位的实验；是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研，教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。

使用步骤

- > 组装好3D托盘跟硅胶盘面
- > 插上电源
- > 按MENU键选择转速跟时间，通过上下键调节参数
- > 按START/STOP键开始/停止

▲ 仪器使用环境

- > 室内使用
- > 海拔高度：≤2000m
- > 仪器工作适用于环境温度范围是+5℃~+40℃
- > 仪器工作适用相对湿度范围为≤80%
- > 周围无影响性能的振动和气流存在
- > 周围空气中无导电尘埃爆炸性气体和腐蚀性气体存在
- > 仪器工作时前后左右保持10cm的安全距离

▲ 安全注意事项

- > 严禁双手沾有液体时拔插电源接头及拨动开关电源按键！
- > 严禁仪器带电时拔插电源插头！
- > 严禁通电状态下维护保养擦洗仪器！
- > 严禁将仪器安装在凹凸不平、摇晃震动的工作台面上！

五、正确使用

/// 基本使用

应用

> 适用于多应用领域的混合操作，包括：凝胶染色/脱色，样品洗涤，抗体染色，杂交，免疫沉淀，印迹，蛋白质印记。通过高效的三维圆周旋转混合，即可利用少量溶剂达到样品充分混合的要求

- 3 -

- 4 -

交货清单

> 三维摇床 > 3D托盘 > 硅胶盘面 > 使用说明书



产品合格证明书

产品名称： 三维摇床

产品型号： SKW-Pro

生产日期： _____

产品保修卡

PRODUCT WARRANTY CARD

尊敬的客户：

感谢您选择我公司产品。若在购机后承诺的保修期内出现确属产品质量问题所导致的故障，我公司将为您提供免费的维修服务，希望您能协助做好以下工作：

- 一、购机后妥善保管保修卡，并认真阅读说明书。
- 二、保修时请出示保修卡、发票（也可传真出示），若无法出示保修单，即使在保修期内也将收费。
- 三、若邮寄保修，邮寄费用需您自行承担。

以下情况不在保修之列，但仍保证维修服务：

- 一、用户自行拆装或修理引起的机械损坏。
- 二、用户没有按照使用说明书安装使用、维护而引起的机器损坏。
- 三、对超过保修期产品仍然提供优质的维修服务，但将按规定适当收取相应服务费。

信息登记表

设备名称： _____ 设备型号： _____
 购买日期： _____ 保修期限： _____

 维修单位名称
 单位地址
 电话号码

- 5 -

- 6 -