

Yalin

Yalin




公司：上海亚霖科技有限公司
地址：上海市嘉定区外冈镇银龙路258弄金地威新智造园20号楼5楼
网址：www.first17.cn
座机：021-59906008

MCF-12Pro 数显迷你离心机 使用说明书

- 2 -

- 1 -

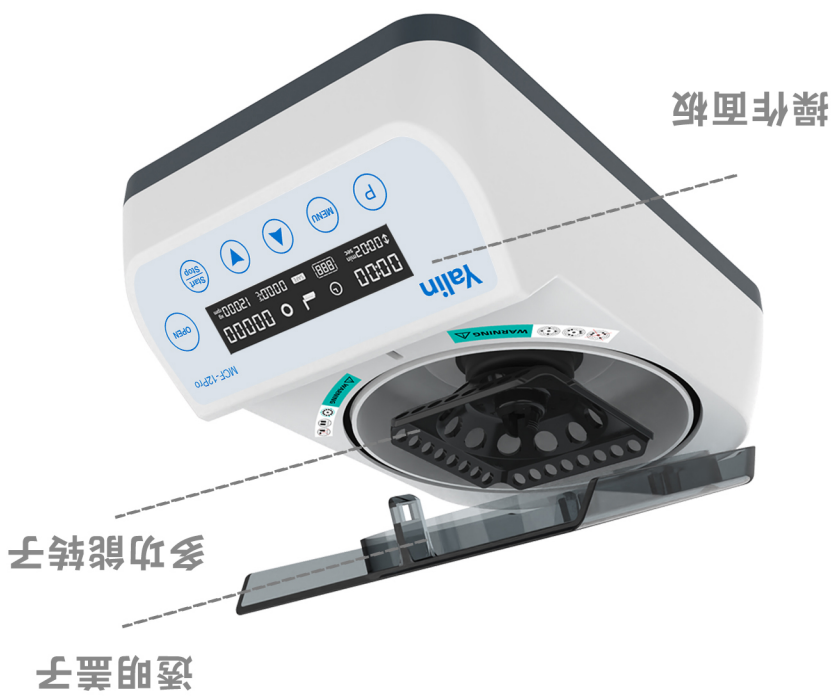

二、产品概述

Yalin 数显迷你离心机采用国际先进的设计理念和制造技术，外形流畅美观，结构紧凑牢固，通用性强、操作简单等优点，为科研实验不可多得的一款仪器。该款迷你离心机主要适用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开；或将乳浊液中两种密度不同的液体进行分离。

一、产品简述

三、产品介绍

四、产品参数

型号	MCF-12Pro
产品名称	数显迷你离心机
产品图片	
控制方式	数显&按键
LCD显示	YES
最大相对离心力	9660xg
最高转速	12000rpm±5%
转头容量	二合一转子 0.2/0.5/1.5/2ml*12+0.2ml*8*4 (离心管) 0.5/1.0ml*12 (微量采血管)
最快加/减速时间	<12s / <15s
最高转速下噪音	≤47db(A)
输入功率	48W
电压/输入电压	AC100-240V / DC24V
允许环境温度湿度	5~40℃, 80%RH
产品尺寸 (MM)	270*180*105
包装尺寸(MM)	357*217*137

五、正确使用

/// 基本使用


应用

> 主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开

- 3 -

交货清单

多功能转子
> 数显迷你离心机 > 血比容转子 > 适配器 > 电源线 > 使用说明书
(选配)

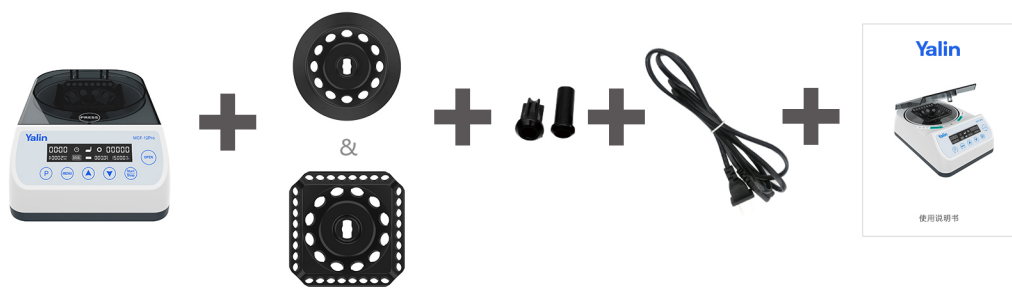

产品合格证明书

产品名称： 数显迷你离心机

产品型号： MCF-12Pro

生产日期： _____

- 5 -

使用用途

> 广泛应用于各大院校、环保、卫生、防疫、化工、自来水、医疗等单位。

使用步骤

- > 打开开关
- > 按OPEN键打开开关，放入样本
- > 按MENU键调节时间，速度，以及安全温度
- > 按STAT/STOP键启动/停止
- > 按P键可记忆多组模式，调取常用模式运行

▲ 仪器使用环境

- > 室内使用
- > 海拔高度：≤2000m
- > 仪器工作适用于环境温度范围是+5℃~+40℃
- > 仪器工作适用相对湿度范围为≤80%
- > 周围无影响性能的振动和气流存在
- > 周围空气中无导电尘埃爆炸性气体和腐蚀性气体存在
- > 仪器工作时前后左右保持10cm的安全距离

▲ 安全注意事项

- > 严禁双手沾有液体时拔插电源接头及拨动开关电源按键！
- > 严禁仪器带电时拔插电源插头！
- > 严禁通电状态下维护保养擦洗仪器！
- > 严禁将仪器安装在凹凸不平、摇晃震动的工作台面上！

- 4 -

产品保修卡

PRODUCT WARRANTY CARD

尊敬的客户：

感谢您选择我公司产品。若在购机后承诺的保修期内出现确属产品质量问题所导致的故障，我公司将为您提供免费的维修服务，希望您能协助做好以下工作：

- 一、购机后妥善保管保修卡，并认真阅读说明书。
- 二、保修时请出示保修卡、发票（也可传真出示），若无法出示保修单，即使在保修期内也将收费。
- 三、若邮寄保修，邮寄费用需您自行承担。

以下情况不在保修之列，但仍保证维修服务：

- 一、用户自行拆装或修理引起的机械损坏。
- 二、用户没有按照使用说明书安装使用、维护而引起的机器损坏。
- 三、对超过保修期产品仍然提供优质的维修服务，但将按规定适当收取相应服务费。

信息登记表

设备名称： _____ 设备型号： _____
购买日期： _____ 保修期限： _____

维修单位名称 _____
单位地址 _____
电话号码 _____

- 6 -