

GCLC

X3plus 智能程控定量封口机



满足国标GB5750-2006/HJ1001-2018

封口速度快，预热时间短

单个样品人工操作时间不超过1分钟

智能化设计，自动显示错误信息

休眠模式，更加节能

捷思实验器材（上海）有限公司

饮用水检测

—适用于自来水系统、疾病预防控制中心、进出口检验检疫系统、第三方检测实验室


符合国家《生活饮用水标准检验方法》GB5750-2006固定底物酶底物法
无需在无菌室操作



1 将试剂加入到100ml水样中，混合均匀



2 倒入51孔定量盘：
无需稀释定量范围
1-200MPN/100ml 总大肠菌群和大肠埃希氏菌

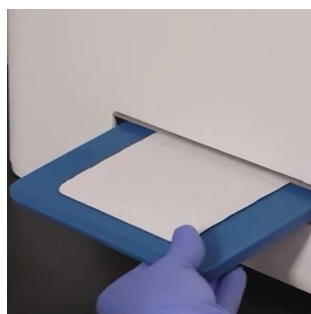

3 在定量封口机上封口后
36±1°C培养24小时



4 结果读取：
无色：阴性
黄色：总大肠菌群阳性
黄色且荧光：
大肠埃希氏菌阳性
对照MPN表计数定量

地表水、污水检测

—适用于环境监测站、污水处理厂、水文站等系统

1 将试剂加入到100ml水样中，混合均匀

2 倒入96孔定量盘：无需稀释定量范围，1-24190MPN/L粪大肠菌群

3 在定量封口机上封口后，44.5±0.5°C培养24小时

4 结果读取：无色：阴性；黄色：总大肠菌群阳性；黄色且荧光：大肠埃希氏菌阳性，对照MPN表计数定量



捷思实验器材（上海）有限公司

电话：021-52680862 021-52681673

邮箱：service@lidebio.com

网址：www.lideshengwu.com

地址：上海市中春路1288号6号楼东区3层

