





谷物研磨

小麦

黑麦

大麦

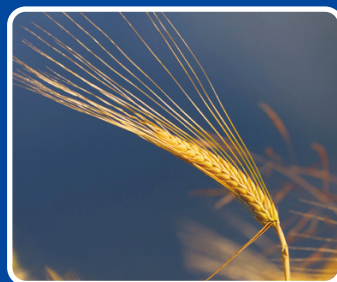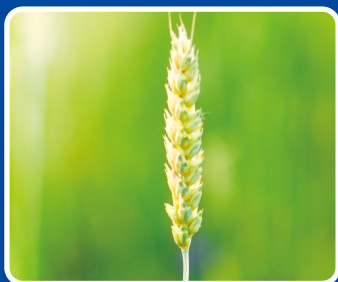

LM 120型实验室粉碎磨



锤式旋风磨可将样品碾磨成细小而均匀的颗粒

- 小麦、大麦、燕麦、黑麦、大米、大豆等类似作物
- 坚固的金属结构, 自动清洁, 自动进料, 低噪声
- 符合ICC No.202和ICC No.107标准
- 符合国标GB/T 10361-2008、GB/T 5506.4-2008、GB/T 24852-2010

实验室粉碎磨 120

120型实验室粉碎磨是一种锤式旋风磨, 置于隔音层中, 有气流进样调节器控制样品进入金属磨体的速度, 硬质钢锤以高速旋转迫使样品粉碎, 并随空气通过不锈钢筛板, 进入样品收集容器。120实验室粉碎磨适用于研磨谷物、颗粒料、肉类和饲料等样品, 样品研磨后可用于近红外、降落数值、面筋检测和燃烧定氮等分析。



自洁式旋流器


在旋流器内, 细小均匀的样品与空气分离, 收集在易捡取的不锈钢容器中, 空气流动作用使磨体自动清洁, 在粉碎下一个样品时一般不需要清理仪器。研磨后的样品收集到研磨室下面的滤袋里。120实验室粉碎磨内配有标准的0.8毫米的筛板, 另外还备有0.5-2.0毫米的筛板。

任选3170喂料器

喂料器是装有马达驱动的橡皮叶轮, 可使进料均匀, 有助于改善高水分谷物、有壳谷物, 如大麦、燕麦和稻谷的碾磨以及粗物料的喂料, 稳定的喂料速度可以提高过量喂料的研磨质量, 减少马达的损耗。



3170喂料器

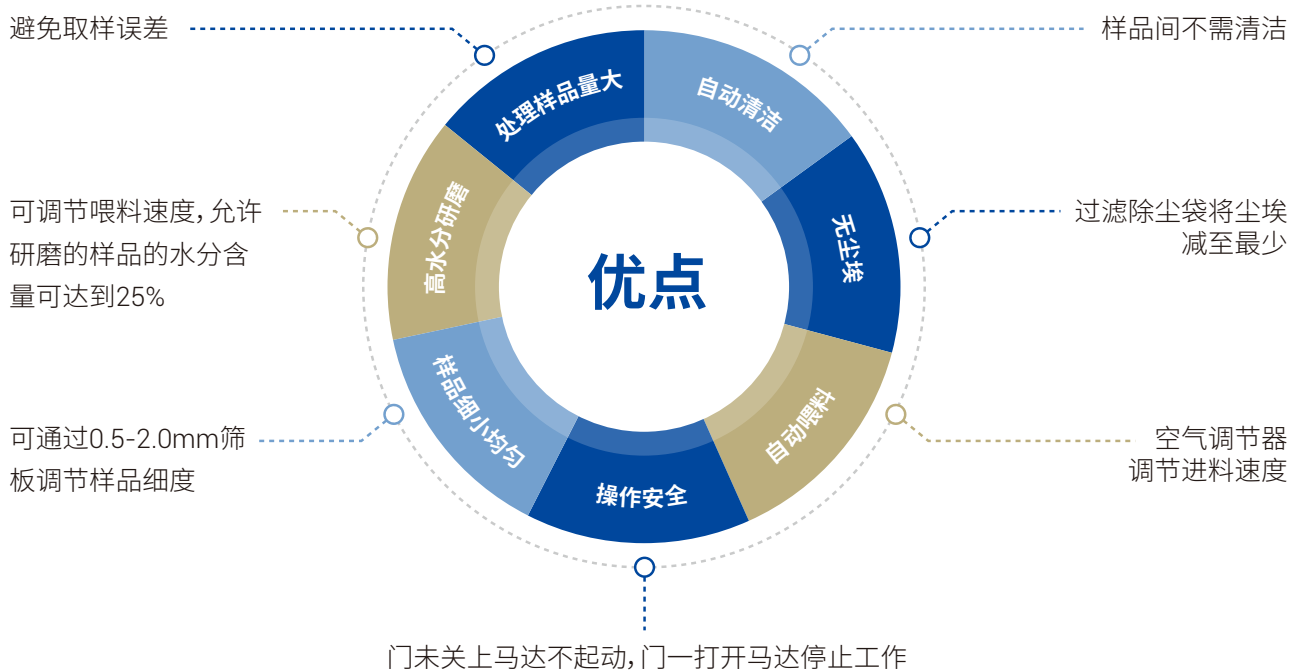

规格

打锤转速	16800转/分钟
皮带速比	1:6
研磨能力	30—50秒研磨300克样品
工作噪音	≤75dB, 有隔音装置
电源	110—440V, 单相或三相, 50/60赫兹, 1.1千瓦
尺寸	545×460×240毫米
净重	28公斤



欲了解更多信息，
请扫描二维码关注我们
的微信公众账号

珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司

中国技术中心

上海总公司

地址：上海张江高科技园区
张衡路1670号

电话：021-60645888

传真：021-60645999 邮编：201203

北京分公司

地址：北京朝阳区酒仙桥路14号
兆维工业园甲2号楼1楼东

电话：010-84348999

传真：010-84348988 邮编：100015

成都分公司

地址：成都市高新区和民街366号
生物医药创新孵化园8号楼E8栋2-3楼

电话：028-62285666

传真：028-62285667 邮编：610213

武汉分公司

地址：武汉武昌临江大道96号
武汉万达中心1808室

电话：027-88913055

传真：027-88913380 邮编：430062

广州分公司

地址：广州市荔湾区芳村大道白鹅潭
下市直街1号信义会馆12号

电话：020-37891888

传真：020-37891899 邮编：510370

西安分公司

地址：西安市碑林区雁塔北路9号
中铁第壹国际3楼03-106

电话：029-82295656 029-82470898

邮编：710001

沈阳分公司

地址：沈阳市沈河区青年大街167号
北方国际传媒中心2803-2805室

电话：024-22566158

传真：024-22566153 邮编：110014

南京分公司

地址：南京市鼓楼区中山北路2号
紫峰大厦17楼1701室

电话：025-51875680

传真：025-51875689 邮编：210008

中文网址：www.perkinelmer.com.cn

客户服务电话：800 820 5046 400 820 5046

济南分公司

地址：山东省济南市历下区泺源大街102号
祥恒广场701室

电话：0531-86936692

传真：0531-86936682 邮编：250014

昆明分公司

地址：云南省昆明市五华区三市街
柏联广场6号写字楼12层1203室

电话：0871-65878921

传真：0871-65878579 邮编：650021



要获取我们位于全球的各个办公室的完整列表，请访问 <http://www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs/>

版权所有©2022,PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer® 是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。

本资料中的信息、说明和技术指标如有变更，恕不另行通知。