

## 中型水平电泳槽

### 产品简介


HET-1212 型水平电泳槽是用来对少量核酸样品进行快速琼脂糖电泳的装置，制胶可在多用制胶器的胶槽中完成（无需胶布封口）。配备的多用途制胶器可以灌制6x6cm的小胶、12x6cm的宽胶，还可以灌制6x12cm的长胶，以及12x12cm的方胶。本电泳槽还配有8种不同齿数和厚度的梳子供选择，包括大数量样品梳(25齿)，标准梳和各种制备梳。灌制好的各种大小的琼脂糖凝胶均可以放入水平电泳槽的平台上进行电泳。

### 产品特点

- 多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题
- 四种规格的胶板（6 X 6cm / 6 X 12cm / 12 X 6cm/12 X 12cm），一槽多用
- 多用制胶器为耐高温材料（135℃）注塑成型，不变型
- 4种规格的梳子为耐高温材料（135℃）注塑成型，不变型，尺寸精度高，不易损坏
- 水平平台垂直固定基准，使小胶和大胶都可方便地置于电泳平台的平行位置进行电泳

### 产品参数

产品型号	HET-1212
电泳槽承载凝胶的最大面积	12 x 12cm
制胶托盘种类	6 x 6cm, 6 x 12cm 12 x 6cm, 12 x 12cm
最大电压负荷	500V
容纳缓冲液总体积	1000ml
外型尺寸（L x W x H）	31 x 17.5 x 8 cm

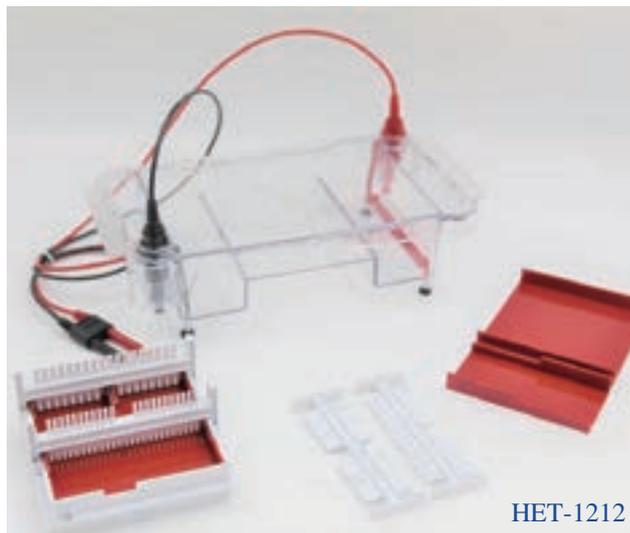

HET-1212

### 操作指南

#### （一）灌胶量

制胶架规格	灌胶量
6x6 cm	25~30ml/块
6x12cm 12x6cm	45~50ml/块
12x12cm	90~100ml/块

#### （二）加样量

样品梳子规格	最大加样量
1.0mm 25teeth	15μl
1.5mm 18teeth	25μl
1.5mm 13teeth	50μl
2.0mm 3teeth	80μl (Marker) / 200μl / 300μl / 550μl

### 配套试剂耗材

品牌	货号	描述	包装
UElandy	DZ8039	TAE 缓冲液	50x, 400ml
UElandy	DZ8040	TBE 缓冲液	5x, 400ml
UElandy	R2046	Readytouse™ TAE速溶颗粒	1袋 (L/袋) / 10袋 (L/袋)



仪科生物技术有限公司  
联系电话：13538982139  
邮箱：bxguo2016@163.com