



**CZY-6HB 持粘性测试仪**是一款智能型、触屏版仪器，其按照<<药典>>相关标准规定设计制造，适用于医用贴剂、膏药等产品进行持粘性测试试验。

### 一、基本信息

<b>品名</b>	持粘性测试仪	<b>型号</b>	CZY-6HB
<b>品牌</b>	泉科瑞达	<b>产地</b>	山东.济南

### 二、基础应用

符合药典标准,用于贴膏剂粘附力的测试.

### 三、试验原理

把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上，下端悬挂规定重量的砝码，用一定时间后试样粘脱的位移量，或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。



注：因药典持粘试验板尺寸较大，为减少仪器试验空间，试验板为侧向挂置。

#### 四、产品特征

具备密码登陆、支持四级用户权限管理功能

采用 5 寸工业级触控屏设计，一键式操作，简便智能

6 工位测试，可选装微型打印机

提供时间法、位移法（可订制）等多种试验模式

试验板和测试砝码严格按标准设计，确保数据准确

具有数据自动存储、掉电自动记忆功能，防止数据丢失

逾千条试验数据存储，满足大数据量存储的需求

自动计时，配合品牌感应开关，在砝码下落时快速停止计时，精确性与稳定性高

自动统计最大值、最小值、平均值、对数还原值

#### 五、技术参数

指标	参数
标准压辊	2000 g ± 50 g
砝码	200g ± 5g (其它可订制)
试验板	标配: 125mm(L)×125mm(W)×1.7mm(D) (8对) 其它可订制
计时范围	0 ~ 9999小时59分59秒 (标准配置) (其它可订制)
工位数	6件
外形尺寸	690 mm (L) × 330 mm (H)×550mm (W)
电 源	AC 220V 50Hz



净 重	22kg
-----	------

## 六、参考标准

该仪器参考《中国药典》。

## 七、配置

标准配置：主机、砝码、试验板、标准压辊。

选购配置：微型打印机、砝码、试验板、专业软件等。

注：泉科瑞达仪器致力于产品性能和功能的创新及改进，产品技术规格、外观、界面亦会相应更改。上述情况恕不另行通知，您可登陆 [www.qktester.com](http://www.qktester.com) 获取最新信息，本公司保留修改权与最终解释权。