



【WDG系列无菌检测薄膜过滤器】

2005版《中国药典》附录中XIII B无菌检查法中和XIII C微生物限度检查法中规定的封闭式薄膜过滤法和开放式过滤法，也用于水质监测，食品检测，卫生防疫，大气环境等其它行业。

多联过滤系统的组成

完整的系统由过滤支架，可换膜过滤器组件，过渡瓶（收集瓶），真空泵组成

产品完整的组成

WDG系列无菌过滤器支架

过渡瓶（收集瓶）[选配]

无油真空泵（大于10L/min）[选配]

可换膜过滤器组件



技术指标和规格

型号	名称	过滤杯容量	重量	要求真空泵流量	外形尺寸
WDG-1	单杯过滤器	1x100ml	1.2kg	大于6L/min	110x110x280
WDG-3	三联过滤器	3x100ml	3kg	大于10L/min	360x110x280
WDG-6	六联过滤器	6x100ml	5.6kg	大于20L/min	660x110x280

操作说明

封闭式过滤操作

需要盖紧上部的密封塞，过滤后直接将培养基从密封塞上部注射标记（4处）注入，其它操作同开放式。

不锈钢过滤器固定座

固定座有单、三、六座三种，插入过滤器后可直接放入培养箱或作支架放置滤器。

多联过滤器不锈钢支架

多联过滤器（单、三、六）可同时过滤，最多六个样品，每个过滤支架都有独立控制阀门，可单独或同时过滤，多个样品，只需一个吸引器（真空泵）。

开放式过滤操作

将过滤膜灭菌消毒浸湿

去掉上部密封塞

将密封圈（硅胶）、筛板、滤膜、依次放入过滤头中
放上滤杯后，将挂架锁紧

将过滤液直接倒入滤杯

按您的操作需求进行过滤，细菌培养工作

可换膜过滤器组件

过滤器玻璃筒为特硬材料，顶盖为硅胶内埋不锈钢片，中间硅胶塞可打开做开放过滤或封闭过滤，中间小孔为插入空气过滤所用，塞上有四处可封闭注射（可用注射器刺入）。挂架由下部锁母锁定，可自由拆卸、换膜。如需做全封闭操作培养可用小胶塞塞住，下部排液口，后放在过滤器固定座上放培养箱培养。