

BagMixer® 400

带有可调节拍击器的实验室均质器

技术事项 BM n°CH 04005

快速， 安全且最有效率



坚固的视窗

易于观测




能够完全打开的门


容易清理

水盘

假设液体渗漏

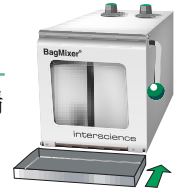


借助可调节拍击器的最适宜的提取方法

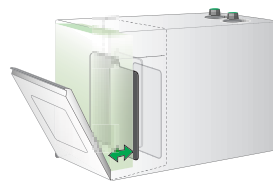


小样品：
把拍击器朝前移动

大样品：
把拍击器朝后移动

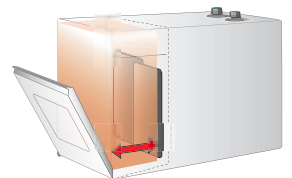

BagMixer® 是世界上最出色的实验室均质器，保证对所有样品进行快速且无菌均质。BagFilter® 中的样品被自动和安全地过滤

为了改善均质器的性能并介绍样品制备时间，均质器配有可调节的拍击器系统：可以根据样品简单地调整拍击器和门之间的空隙。均质后被过滤的液体就可以用来分析。细胞获得的效果非常好。均质器腔体保持清洁。

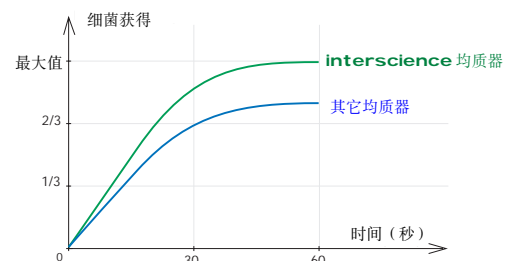

interscience

1



把样品和稀释液放入 BagFilter® 过滤袋，然后把均质袋放入 BagMixer® 均质器中。如果有必要，可以调节拍击器。

2



关上门。BagMixer® 开始运行。通过两个拍击器的交互运动样品被粉碎和均质。过滤是自动的

3



从滤袋后取出的滤液没有微粒和纤维，微粒和纤维被留在了滤袋中，滤液没有细菌保持力。BagMixer® 均质器可以再次使用。

应用: 食品、化妆品、制药、医用产品、环境领域的细菌和化学分析。。

MiniMix: 活组织检查、牛绵状脑病检测。。 JumboMix: 猪旋毛虫检测、空气和水过滤检测。。

先进的性能



BagMixer® 400P

- 简单门，固定速度: 8 次敲击 / 秒
- 可调节时间: 30 至 210 秒，或开型运行
- 滴水盘可选择
- 可调节拍击器



BagMixer® 400W

- 视窗门，固定速度: 8 次敲击 / 秒
- 可调节时间: 30 至 210 秒，或开型运行
- 滴水盘
- 可调节拍击器



BagMixer® 400VW

- 视窗门
- 可变速度: 6 至 9 次敲击 / 秒
- 可调节时间: 10 至 360 秒，或开型运行
- 滴水盘
- 自动调节拍击器系统

规格

全不锈钢
 大容量: 50-300ml
 定时器，可调节拍击器
 功率: 220V/110V-50/60Hz
 尺寸 (长 * 宽 * 高): 40*20*24cm-17kg
 3 年保证，提供确认卡
 减震器和门的寿命得到保证

ISO 9001 CE

理想的使用

应用于高品质样品制备，
 使用无菌过滤袋:

- BagFilter® 400
- BagPage®+400 (或 100ml)

理想的配套产品:



Gravimat®

重量稀释器

请将以下写明您需求的表格传真至 +33 (0)1 34 62 43 03 www.inter-science.fr

BagMixer® 400 实验室均质器:

- 报价
 演示

姓名
 公司
 地址

- MiniMix® 100ml 均质器
 JumboMix® 3500ml 均质器
 BagFilter® 过滤袋
 BagTools® 附件
 Gravimat® 稀释器
 Spiral® 接种仪

邮政编码
 电话
 电子邮件

国家
 传真
 网址

经销商