

## FastPette V2™ 电动移液控制器

FastPette V2™完全是站在用户的角度来设计。轻便的重量，平滑舒适的按钮，人体工学的定开关，现代化的控制系统保证良好的移液体积。该款移液器是由电池供电，可以用1-100ml的玻璃或塑料移液管移取液体。

根据移液体积或液体粘稠度通过调节“high”和“low”按钮来调节吸液速度，以便更好的移液。吸液力度也可以通过按吸液按钮的力度来调节。分液则可以选择通过重力，也可以选择泵来吹出液体，这样可以把液体吹干净。


FastPette V2™有双重保护功能，一是可以防水的PTFE滤器，一是在硅树脂适配器中有独特的液体阻碍阀。为避免样品的交叉污染。滤器、硅树脂适配器和套子可以方便的卸下更换或高压灭菌。

FastPette V2™在充满电时，可以连续的进行2,000次移液。电量不足时，电池指示灯会提示充电。正在使用时如果电池没电，用充电器接上电源，就可以继续使用。综合的计时电路和热传感器可以保护电池过充。此外，每支电动移液器都含有电池、充电器、PTFE滤器、支架。

- ◆ 人体功效学设计
- ◆ 可用1ml至100ml的移液管
- ◆ 通过灵敏的按钮调节吸液和分液速度
- ◆ 可充的锂电池可以持续进行2,000连续移液



规格	
重量	0.21Kg
电池	连续2,000次移液操作
电池充电时间	11–14个小时充满
可高压灭菌部分	滤器、硅树脂适配器和套子
滤器	防水的PTFE膜，0.2或0.45 μm的孔径
移液管类型	玻璃或塑料的，1–100ml
电源	230V~, 50HZ

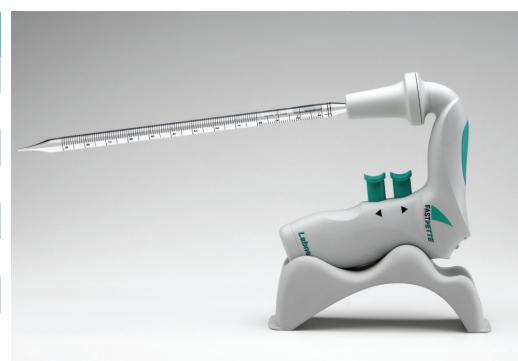

### 订货信息

订货号	说明
P2000-230V-EU	FastPette V2电动移液器，3个0.2 μm滤器，墙挂，支架，充电器，电池，230V
P2021	可更换的硅树脂适配器
P2023	PTFE可灭菌滤器，0.2 μm, 5个/包
P2024	PTFE可灭菌滤器，0.45 μm, 5个/包
P2028	墙挂（配FastPette V2电动移液器）
P2029	可立支架（配FastPette V2电动移液器）

## FAST PETTE Plus 电动移液控制器

新款FAST PETTE Plus移液控制器是一款高性能的无线移液控制器，可连接0.5-100ml的玻璃或者塑料移液管。时尚、符合人体工程学设计的手柄，即使长时间使用，握在手中也是极其舒适的。标准配备了充电底座，既可以用作移液控制器底座也可以用于充电。

本款移液控制器采用大屏幕数字显示LCD，可显示电池状态和吸液模式，吸液/分液速度通过“high”和“low”来调节以适应不同体积的移液管和不同粘性的液体。采用“high”设置可以高速吸入大量液体，高达25ml/3.5秒，“low”设置是精确定量移液控制或者小容量移液控制的理想选择。



CE



参数	
重量	0.21kg
电池容量	连续工作8小时
充电时间	11-14小时连续充电
滤器	疏水（透气不透水）可高温高压消毒滤器
电源	通用电源（US,EU,UK,AU）
吸液/排液速度	可由按钮压力调节
容量	0.5-100ml

订货信息	
订货号	描述
P2001-w	FASTPETTE Plus 电动移液控制器
P2023	PTFE可高温高压消毒滤器, 0.2 μm, pk/5
P2024	PTFE可高温高压消毒滤器, 0.4 μm, pk/5