




德国赛多利斯集团  
MA35 快速水份测定仪

简单操作，省时省力



MA35快速水份测定仪是赛多利斯最新推出的一款标准型水份测定仪。其功能和操作能够满足日常工作需要，如在线监控产品质量以及进货检测等。在不影响使用灵活性和测量精度的前提下，我们优化了MA35的程序选项，使得MA35的操作变得非常简单实用。

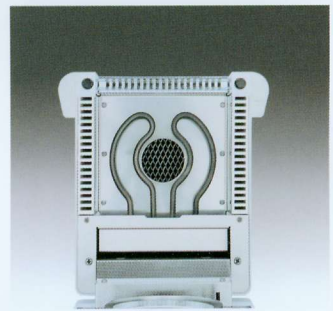

金属管加热元件，内置反射器，热量分布均匀

## 无需编程


全自动终点识别功能，无需编制终点参数。MA35能够连续监测干燥过程并在样品达到稳定重量(即加热后重量不再损失)后立刻停止加热。内置称重系统的测量精度达到 1 mg，是高温测量时适宜的精度。

MA35配备了2根功率强大的金属管加热器(达到 360W)。这些加热管又称为红外暗场热管，与玻璃加热灯(红外加热灯和卤素灯)相比，不但坚固耐用，而且防尘抗震。另外，MA35的金属加热管严格符合 FDA 和 HACCP 标准，而玻璃加热器则无法满足这些场合的应用。

## 简单易懂，测量准确

MA35的操作设计强调精确性和操作简单。简洁的显示屏能够显示所有重要信息，令用户一目了然。简单易懂的符号指导您按 3 个步骤完成测量(从去皮到开始测量)。MA35取消了“程序选择”菜单，取而代之的是能迅速存储干燥程序。用户能够获得所有重要的操作参数，并根据需要做出修改，使得操作更为灵活。

可选 YDP03-OCE 打印机将分析结果打印成简短的报告，也可打印出包括测量日期、温度校正等详细的符合 GLP 要求的分析报告。

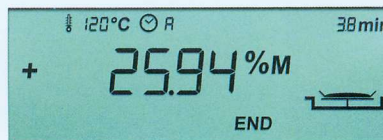

简洁的显示屏，符号指导用户操作



# 技术参数

	<b>MA35</b>
量程	35 g
传感器精度	1 mg
重复性	
初始样品重量 ≥1 g	± 0.2%
初始样品重量 ≥5 g	± 0.05%
可读性	0.01 %
测量结果显示模式	% 水份 % 干重(固体) % 比值 烘干后重量值 g
分析方法	全自动 定时 0.1-99 分钟
加热源	红外暗场热管(金属加热器)
加热单元	翻盖式, 开启角度极大
符合 FDA/HACCP 标准	玻璃嵌板可换用铝嵌板
加热温度设定	40 °C-160 °C, 以 1°C 调整
操作指导	图标提示
可存储程序数	1
数据存储记忆	终点保持直到下一次测量
数据打印	打印简单报告 也可打印符合 GLP 要求的打印报告
数据接口	RS232C, 将数据传输到打印机或电脑
外壳尺寸	224 x 366 x 191 mm
重量(大约)	5.8 kg

## 可选附件

	定货号
圆形样品铝称盘(Ø90 mm)	6965542
玻璃纤维滤膜, 用于测量液体、浆状物、油脂(80 个)	6906940
嵌板更换套件(铝嵌板代替玻璃嵌板), 符合 FDA/HACCP 标准	YDS05MA
数据打印机	YDP03-OCE

	定货号
打印色带	6906918
打印纸(5 卷, 每卷 50 m)	6906937
外校砝码(30 g ± 0.3 mg)	YSS43
温度调整套件(带认证证书)	YTM04MA
标准操作程序(SOP)	YSL02MA

<http://www.sartorius.com.cn>

北京赛多利斯仪器系统有限公司  
Beijing Sartorius Instrument & System Engineering Co., Ltd.  
电话: (86-10)64392725, 64392233 传真: (86-10)64392726  
免费咨询电话: 8008100124  
地址: 北京市朝阳区屏翠西路 8 号 邮编: 100102  
E-mail:bsisl@sartorius.com

北京赛多利斯仪器系统有限公司上海分公司  
Beijing Sartorius Instrument & System Engineering Co., Ltd. Shanghai Branch  
电话: (86-21)64270612, 54240508 传真: (86-21)64270604  
地址: 上海市南丹东路 238 号金轩大厦 17D 邮编: 200030  
E-mail:bsislsb@sartorius.com

北京赛多利斯仪器系统有限公司广州分公司  
Beijing Sartorius Instrument & System Engineering Co., Ltd. Guangzhou Branch  
电话: (86-20)83568284, 83568036 传真: (86-20)83568274  
地址: 广州市东风西路 233-234 号 704 室 邮编: 510180  
E-mail:bsislgb@sartorius.com

北京赛多利斯仪器系统有限公司成都办事处  
Beijing Sartorius Instrument & System Engineering Co., Ltd. Chengdu Office  
电话: (86-28)86666526, 86666877 传真: (86-28)86666977  
地址: 成都市上东大街 53 号新良大厦 2406 室 邮编: 610012

北京赛多利斯仪器系统有限公司西安办事处  
Beijing Sartorius Instrument & System Engineering Co., Ltd. Xi'an Office  
电话: (86-29)87512312, 87512310 传真: (86-29)87512332  
地址: 西安市和平路 22 号盛唐国际 333 室 邮编: 710001

技术规格如有改变, 恕不另行通知。  
版次: 2005 年 12 月第 1 版