

# BagMixer® 400

带有可调节拍击器的实验室均质器

技术事项 BM n°CH 04005

## 快速， 安全且最有效率



坚固的视窗

易于观测




能够完全打开的门


容易清理

水盘

假设液体渗漏

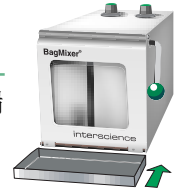


### 借助可调节拍击器的最适宜的提取方法

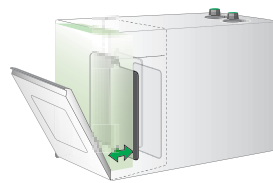


小样品：  
把拍击器朝前移动

大样品：  
把拍击器朝后移动

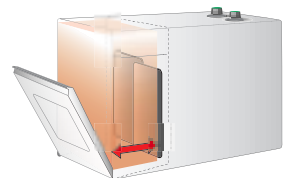

BagMixer® 是世界上最出色的实验室均质器，保证对所有样品进行快速且无菌均质。BagFilter® 中的样品被自动和安全地过滤

为了改善均质器的性能并介绍样品制备时间，均质器配有可调节的拍击器系统：可以根据样品简单地调整拍击器和门之间的空隙。均质后被过滤的液体就可以用来分析。细胞获得的效果非常好。均质器腔体保持清洁。

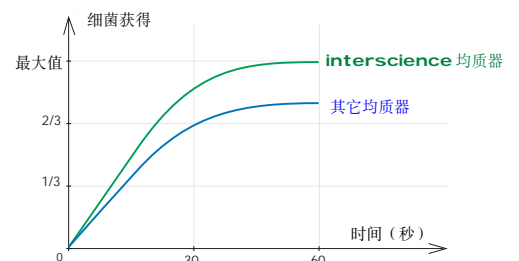

interscience

纳诺仪器  
nano instrument



**1**



**2**



**3**

把样品和稀释液放入 BagFilter® 过滤袋，然后把均质袋放入 BagMixer® 均质器中。如果有必要，可以调节拍击器。

关上门。BagMixer® 开始运行。通过两个拍击器的交互运动样品被粉碎和均质。过滤是自动的

从滤袋后取出的滤液没有微粒和纤维，微粒和纤维被留在了滤袋中，滤液没有细菌保持力。BagMixer® 均质器可以再次使用。

**应用:** 食品、化妆品、制药、医用产品、环境领域的细菌和化学分析。。

MiniMix: 活组织检查、牛绵状脑病检测。。 JumboMix: 猪旋毛虫检测、空气和水过滤检测。。

## 先进的性能



BagMixer® 400P

- 简单门，固定速度: 8 次敲击 / 秒
- 可调节时间: 30 至 210 秒，或开型运行
- 滴水盘可选择
- 可调节拍击器



BagMixer® 400W

- 视窗门，固定速度: 8 次敲击 / 秒
- 可调节时间: 30 至 210 秒，或开型运行
- 滴水盘
- 可调节拍击器



BagMixer® 400VW

- 视窗门
- 可变速度: 6 至 9 次敲击 / 秒
- 可调节时间: 10 至 360 秒，或开型运行
- 滴水盘
- 自动调节拍击器系统

## 规格

全不锈钢  
 大容量: 50-300ml  
 定时器，可调节拍击器  
 功率: 220V/110V-50/60Hz  
 尺寸 (长 \* 宽 \* 高): 40\*20\*24cm-17kg  
 3 年保证，提供确认卡  
 减震器和门的寿命得到保证  
 ISO 9001 CE

## 理想的使用

应用于高品质样品制备，  
 使用无菌过滤袋:

- BagFilter® 400
- BagPage®+400 (或 100ml)

## 理想的配套产品:



Gravimat®  
重量稀释器



上海纳诺仪器有限公司  
Shanghai Nano Instrument Co., Ltd.

### 上海总部

地址: 上海市闵行区莲花南路1388弄8号1503室  
 电话: 021-60900829 60900830 61131051  
 邮箱: info@nano-instru.com  
 传真: 021-61131052  
 邮编: 201108

### 浙江办事处

地址: 浙江杭州市莫干山路425号瑞祺大厦814室  
 电话: 0571-81954578 13107706400  
 邮箱: sales@nano-instru.com  
 传真: 0571-81954579